

# Весы-компараторы

## ТИП МСII



## Руководство по эксплуатации

### ВАЖНО

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.
- После прочтения держите руководство в надежном месте недалеко от весов.



SHINKO DENSHI CO., LTD.

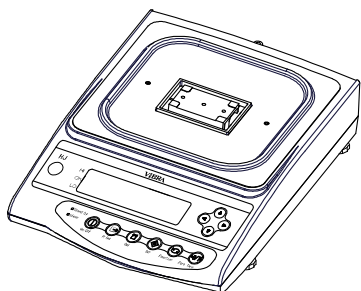
# ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор весов-компараторов VIBRA серии MCII.

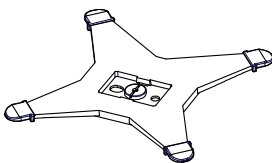
Эти весы оборудованы высокоточным механизмом. Кроме обычного взвешивания, в весах предусмотрены также счетный, процентный и компараторный режимы. Удобная клавиатура, яркий люминесцентный дисплей и высокая скорость взвешивания помогут Вам использовать весы наиболее эффективно.

**Удостоверьтесь в наличии всех частей.**

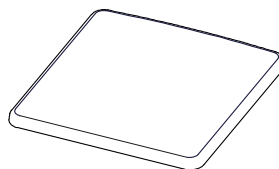
(1) Основная часть



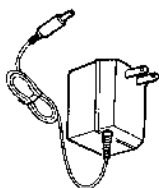
(2) Основание



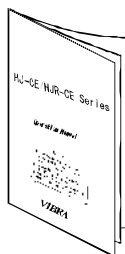
(3) Платформа



(4) Адаптер



(5) Руководство  
пользователя



(6) Ветрозащита (5 панелей)  
(MCII-620 и MCII-1100)



# Содержание

---

<b>1</b>	<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Установка даты и времени.....</b>	<b>40</b>
<b>2</b>	<b>Части и их названия .....</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>Дополнительные функции</b>	
<b>3</b>	<b>Установка весов и проверка .....</b>	<b>8</b>	11.1	Спящий режим .....	41
<b>4</b>	<b>Функция 1</b>		11.2	Автоматическое отключение .....	41
4.1	Установка и проверка.....	12	11.3	Выбор единиц веса.....	41
4.2	Описание Функции 1 .....	13	11.4	Выбор и установка дискретности.....	42
4.3	Дополнительные функции .....	15	11.5	Уведомление CAL .....	42
4.4	Интерфейс.....	16	11.6	Формат даты.....	42
<b>5</b>	<b>Функция 2.....</b>	<b>17</b>	11.7	Вывод времени на печать .....	42
<b>6</b>	<b>Взвешивание</b>		11.8	Сохранение массы тары.....	42
6.1	Режимы взвешивания .....	18	11.9	Автоматическое включение.....	42
6.2	Простое взвешивание .....	18	11.10	Интервальная функция.....	43
6.3	Счетный режим.....	19	11.11	Ввод ID.....	44
6.4	Процентный режим .....	21	11.9	Ввод погрешности гири.....	45
6.5	Умножение на коэффициент .....	23	<b>12</b>	<b>Ввод/вывод данных</b>	
6.6	Гравиметр.....	24	12.1	RS232C .....	46
<b>7</b>	<b>Функция добавления</b>		12.2	Вывод данных на периферийные устройства .....	49
7.1	Функция суммирования.....	28	12.3	Виды команд и данных .....	50
7.2	Добавление веса тары.....	29	12.4	Вывод данных .....	50
<b>8</b>	<b>Режим сравнения</b>		12.5	Команды .....	54
8.1	Настройка .....	30	<b>13</b>	<b>Использование принтера .....</b>	<b>60</b>
8.2	Сохранение диапазона .....	30	<b>14</b>	<b>Передача данных через ISO/GLP/GMP- интерфейс.....</b>	<b>61</b>
8.3	Отображение результатов .....	30	<b>15</b>	<b>Использование питания от батареи .....</b>	<b>63</b>
8.4	Сравнение по абсолютному значению.....	31	<b>16</b>	<b>Неисправности.....</b>	<b>64</b>
8.5	Сравнение по отклонению.....	33	<b>17</b>	<b>Технические характеристики .....</b>	<b>65</b>
8.6	Использование гистограммы.....	36		<b>Методика поверки .....</b>	<b>67</b>
<b>9</b>	<b>Калибровка весов</b>				
9.1	Калибровка внешней гирей .....	37			
9.2	Тест автоматической калибровки.....	38			

# 1 Меры предосторожности

- В этой главе изложены меры предосторожности, направленные на то, чтобы избежать нанесение ущерба как самим весам, так и их пользователю.
- Сущность возможных проблем, возникающих в результате неверной эксплуатации весов и влияющих на качество их работы, описана ниже под заголовками “Внимание” и “Рекомендации”.

## ВНИМАНИЕ

Этот символ обозначает риск повреждения или материального ущерба, если весы используются неправильно. Соблюдение этих правил обеспечит сохранность весов и позволит избежать возможных повреждений.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Эти условия обозначают действия, которые пользователь должен выполнить, чтобы быть уверенным в качестве и достоверности показаний весов.

### Вид знака

Каждый знак сопровождается надписью.



Обозначает необходимость выполнения какого-либо действия, например («Проверить уровень»):



Check Level









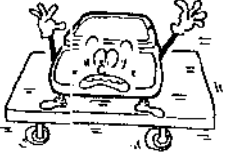







Обозначает запрещение какого-либо действия или процедуры, например («Не использовать»):





Do not Use

## ВНИМАНИЕ

 Do Not Disassemble		<p>◆ <b>Не разбирать и не изменять конструкцию.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Может вызвать неисправность и тепловыделение</li><li>• Свяжитесь с сервисным центром.</li></ul>
 Do Not Deviate from Ratings		<p>◆ <b>Использовать только переменный ток.</b></p> <p>◆ <b>Использовать только оригинальный адаптер.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Использование нестандартного адаптера может привести к неисправности весов.</li></ul>
 Do Not Move		<p>◆ <b>Не передвигайте весы с нагруженной платформой.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Груз может упасть с платформы и повредить весы.</li></ul>

 <b>Do Not Use</b>		<p>◆ <b>Не ставьте весы на подвижную или нестабильную поверхность.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Взвешиваемый груз может упасть с платформы.</li> <li>• Точность взвешивания будет гораздо ниже.</li> </ul>
 <b>Do Not Drop</b>		<p>◆ <b>Не прокладывайте кабель адаптера в проходах.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кто-то может наступить на кабель или зацепиться за него, что может вызвать падение весов и их повреждение.</li> </ul>
 <b>Do not Handle with Wet Hands</b>		<p>◆ <b>Не трогайте кабель адаптера мокрыми руками.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможен удар электротоком</li> </ul>
 <b>Keep Dry</b>		<p>◆ <b>Не используйте весы в местах с повышенной влажностью.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно короткое замыкание.</li> <li>• Весы могут подвергаться коррозии.</li> </ul>
 <b>Do Not Leave Afloat</b>		<p>◆ <b>Не используйте весы, не отрегулировав уровень.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Весы будут нестабильны, точность взвешивания ухудшится.</li> </ul>
 <b>Avoid Dust</b>		<p>◆ <b>Не используйте весы в помещениях с повышенным содержанием пыли.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Риск возгорания.</li> <li>• Может возникнуть короткое замыкание, приводящее к неисправности весов</li> </ul>

## РЕКОМЕНДАЦИИ

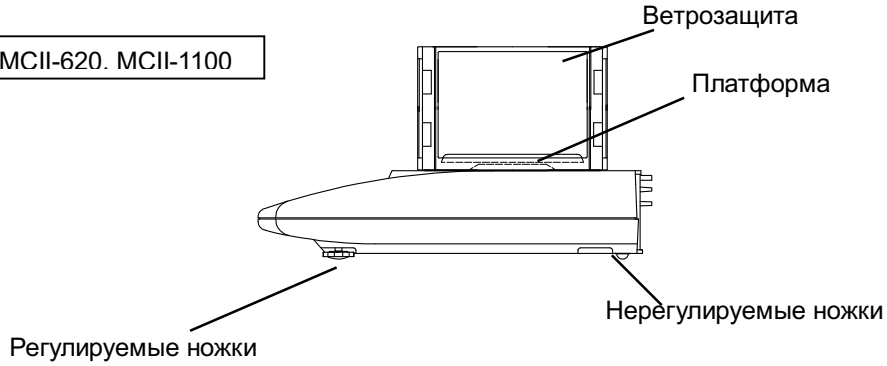
 <b>Calibrate Balance</b>		<p>◆ <b>Калибруйте весы после установки или перемещения.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Результаты взвешивания могут быть ошибочны.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <b>Do Not Apply Force</b>		<p>◆ <b>Избегайте приложения излишних усилий или ударов по весам.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Помещайте образец на платформу весов бережно и аккуратно.</li> </ul>
 <b>Do Not Use</b>		<p>◆ <b>Не используйте весы в местах с возможными резкими изменениями температуры и влажности.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Точность измерения массы может понизиться.</li> </ul>
 <b>Do Not Overload</b>		<p>◆ <b>Не используйте весы, если на дисплее знак [ o – Err ] (Перегрузка).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Во избежание повреждения немедленно снимите груз.</li> </ul>
 <b>Do Not Use</b>		<p>◆ <b>Предохраняйте весы от воздействия прямого солнечного света.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Индикация может быть нечеткой.</li> <li>• Повышение температуры внутри весов приведет к ухудшению точности.</li> </ul>
 <b>Unplug Adapter</b>		<p>◆ <b>Если весы не используются длительное время, отключайте адаптер.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это сохранит энергию и предотвратит преждевременный износ.</li> </ul>
 <b>Do Not Use</b>		<p>◆ <b>Не используйте летучие растворители для чистки весов.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для чистки используйте сухую или слегка смоченную нейтральным детергентом ткань.</li> </ul>
 <b>Do Not Use</b>		<p>◆ <b>Не используйте весы рядом с кондиционерами.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Резкие скачки температуры могут понизить точность измерений.</li> </ul>
 <b>Do Not Use</b>		<p>◆ <b>Не используйте весы на мягкой поверхности.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Весы могут наклониться или сдвинуться с места, что отрицательно скажется на точности измерений.</li> </ul>
 <b>Check Level</b>		<p>◆ <b>Не используйте весы, если они наклонены.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Точность измерений понижается. Поместите весы на плоскую поверхность.</li> </ul>

## 2 Части и их названия

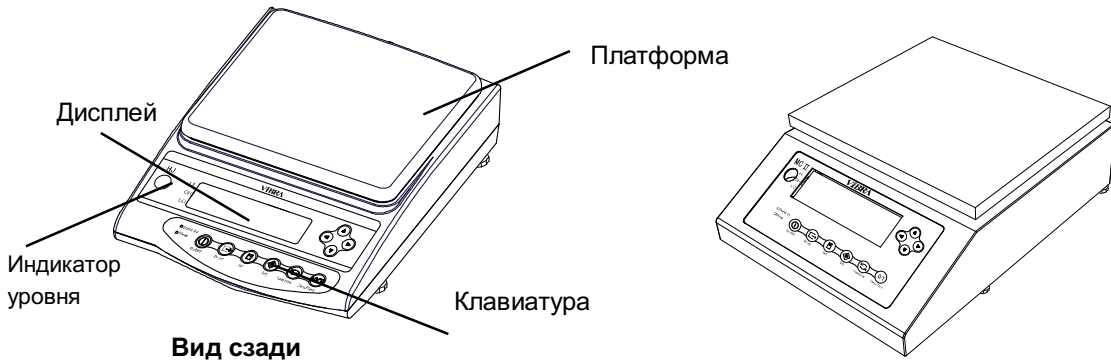
### 2.1 Основная часть

МСИИ-620, МСИИ-1100

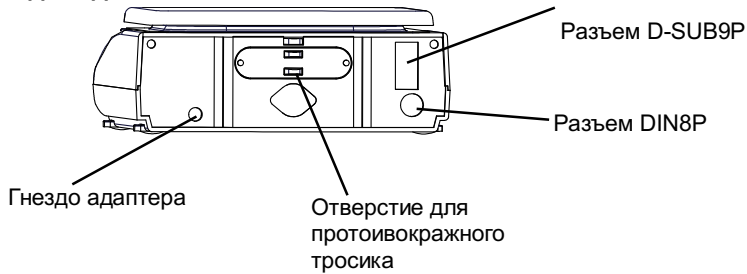


МСИИ-2100, МСИИ-5100, МСИИ-11К

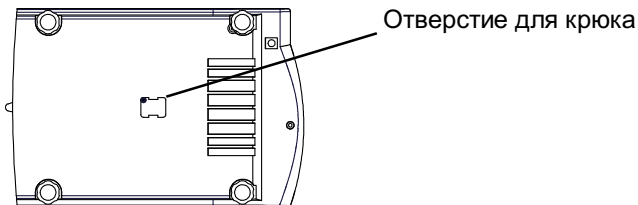
МСИИ-21К



Вид сзади



Вид снизу



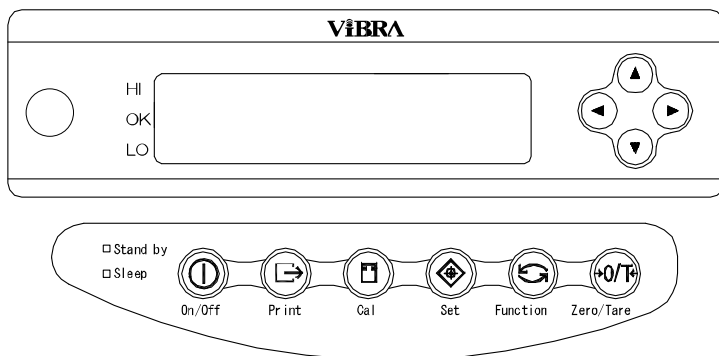
## 2.2 Дисплей и клавиатура










### 2.2.1 Символы дисплея

Дисплей	Описание
kg g	Килограмм, грамм.
→0←	Ноль.
-	Минус.
Net	Тара.
B/G	Вес брутто.
○	Стабильность.
*	Включена функция суммирования.
Pcs	Счетный режим.
GN	Гран
%	Процентный режим.
#	Умножение на коэффициент
Σ	Сумма.
☞	Вывод данных в соответствии через ISO/GLP/GMP-интерфейс.
⌚	Горит при использовании вывода времени. Мигает при использовании интервальной функции.
◀	Границы в режиме сравнения (HI/OK/LO)
Mom	Момм
M	Память.
CAL	Калибровка.
	• Гистограмма.
	Единицы веса.
	Индикатор аккумуляторной батареи.

## 2.2.2 Кнопки клавиатуры и их назначение



Кнопка		Назначение
	<b>On/Off</b> key	Включение и выключение весов.
	<b>Print</b> key	Старт передачи данных. Отмена при настройке даты и времени.
	<b>Set</b> key	[Короткое нажатие] Настройка счетного и процентного режимов. [Длительное нажатие] Настройка режима сравнения.
	<b>Function</b> key	[Короткое нажатие] Переключение между режимами. [Короткое нажатие] Ввод цифровых значений. [Короткое нажатие] Выбор функции. [Длительное нажатие] Вызов функций.
	<b>Zero/Tare</b> key	[Короткое нажатие] Установка ноля или учет тары. [Короткое нажатие] Ввод цифровых значений. [Короткое нажатие] Выбор функции.
	<b>Cal</b> key	Калибровка.
	<b>Arrow</b> keys	Стрелки можно использовать для перемещения курсора вместо кнопок <b>Function</b> и <b>Zero/Tare</b> при настройке функций или вводе цифровых значений.
Индикатор (зел.)	Stand by	Горит, если весы находятся в состоянии ожидания. * Индикатор не горит при использовании аккумуляторной батареи.
Индикатор (оранж.)	Sleep	Горит при использовании спящего режима.

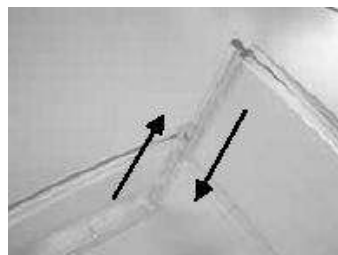
## 3 Установка весов и проверка

### 3.1 Установка

<p>1 Установка весовой платформы.</p> 	<p>Установите и закрепите основание на основной части весов. Сторона с надписью "FRONT" должна быть обращена в сторону дисплея.</p> <p>Установите весовую платформу на основание.</p>
<p>2 Установка уровня.</p>  <p>Положение пузырька индикатора уровня</p>	<p>Вращая ножки, установите уровень весов.</p> <p>&lt;Внимание&gt; Удостоверьтесь, что ни одна из ножек не висит на поверхности.</p>
<p>3 Подключение адаптера.</p>  <p>Гнездо адаптера</p>	<p>Присоедините адаптер.</p> <p>&lt;Внимание&gt; При использовании аккумуляторной батареи см. Главу 15 "Использование аккумуляторной батареи".</p>

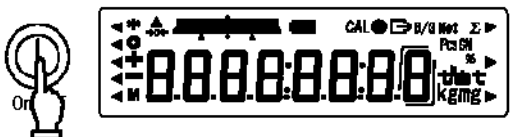
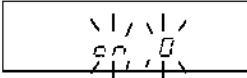
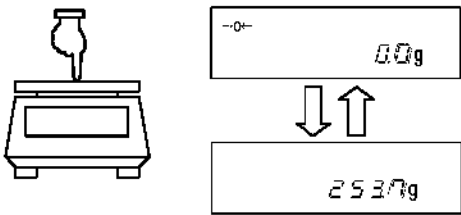

### Установка ветрозащиты (для модели MCII-620 и MCII-1100)

1. Соедините панели друг с другом, как показано на рисунке слева.
2. После того, как будут соединены четыре панели, установите сверху крышку.
3. Установите собранную ветрозащиту на весы.

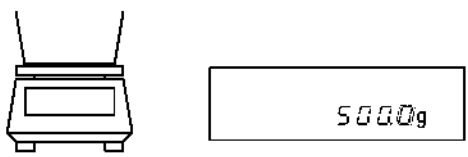
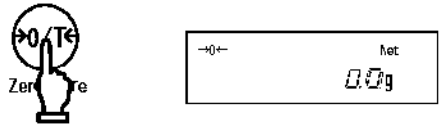
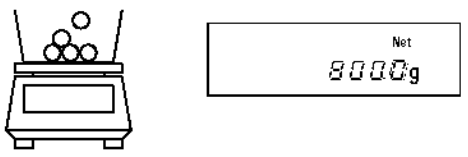


## 3.2 Проверка

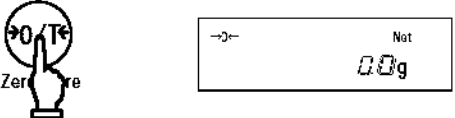
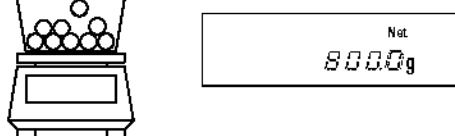
### 3.2.1 Включение и проверка дисплея

	<p>Присоедините адаптер. Весы находятся в режиме ожидания, соответствующий индикатор должен гореть.</p> <p>Нажмите кнопку <b>On/Off</b> . После включения дисплея проверьте наличие всех символов.</p>
	<p>Если на платформе весов находится какой-либо предмет, будет мигать надпись "on 0". В этом случае очистите платформу весов.</p>
<p>Проверка изменения показаний.</p> 	<p>Слегка надавите на платформу, показания на дисплее должны меняться.</p> <p>Удостоверьтесь, что показания возвращаются к нулю после прекращения воздействия на платформу весов.</p>
	<p>Нажмите кнопку <b>On/Off</b> снова. Весы перейдут в режим ожидания, и загорится соответствующий индикатор.</p>

### 3.2.2 Учет тары

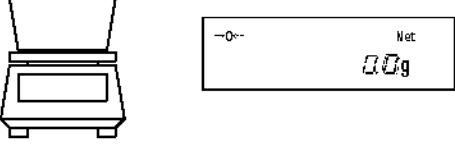
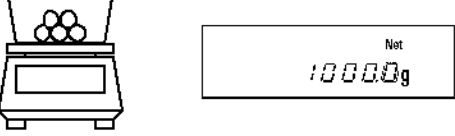
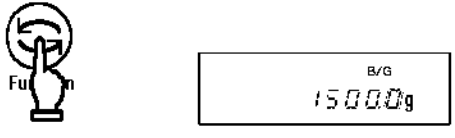
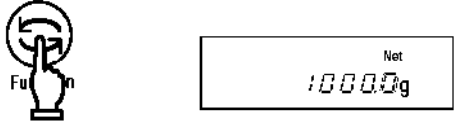
<p>1 Поместите тару (контейнер) на весы.</p> 	<p>Поместите тару на платформу весов, на дисплее отобразится ее вес.</p>
<p>2 Верните показания к 0.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>. Весы учтут вес тары и вернуться к нулевому значению.</p>
<p>3 Поместите взвешиваемый образец в тару.</p> 	<p>На весах отобразится вес образца.</p>

## ☆ Добавление образцов

<p>4 Верните показания к 0.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>. Весы учтут вес тары и первого образца и вернуться к нулевому значению.</p>
<p>5 Поместите на весы второй образец.</p> 	<p>Весы отобразят только вес второго образца.</p>

### 3.2.3 Отображение веса брутто

Весы имеют функцию отображения веса брутто, включающего вес тары и образца.

	<p>Поместите тару на весы и учтите ее вес.</p>
	<p>Поместите на весы взвешиваемый образец. На дисплее отобразится вес образца.</p>
	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b> один раз. На дисплее отобразится вес брутто. Над значением веса будет мигать символ <b>B/G</b>.</p>
	<p>Если нажать кнопку <b>Function</b> еще раз, весы вернуться в нормальный режим.</p>

### **Внимание:**

1. Вес брутто может отображаться только в режиме простого взвешивания.
2. В режиме отображения веса брутто вес тары учесть нельзя.

## ☆ Важные моменты ☆

Следующие замечания одинаково справедливы для режима простого взвешивания, счетного и процентного режимов.

1. После выключения весов некоторое время сохраняется остаточный ток. В режиме ожидания горит зеленый индикатор. При отключении питания индикатор гаснет

\*Индикатор не горит при использовании питания от батареи.

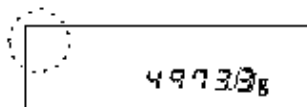
2. Гистограмма нагрузки отображает нагрузку на платформу весов относительно наибольшего предела взвешивания (НПВ).

\*Вес тары входит в суммарную нагрузку.

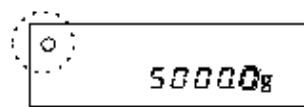
3. Если вес стабилен, на дисплее появляется символ [O]. Если вес нестабилен, символ не появляется. Вес может быть нестабилен при воздействии на весы воздушных потоков или вибрации, улучшить стабилизацию весов можно, изменив настройки Функции 1 согласно таблице:

Влияние воздушных потоков или вибрации	Уровень стабильности 4 S.d.	Скорость отклика 5 r E.	Настройка минимальной индикации единицы веса A/B b2. dA b4. dB
Низкое ↑ ↓ Высокое	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5

Чем сильнее внешнее воздействие на весы, тем более высокий уровень стабилизации нужно установить.

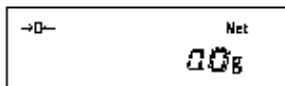
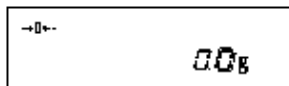


Нестабильно



Стабильно

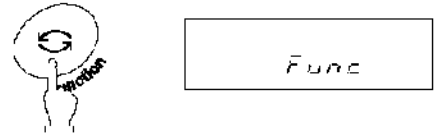
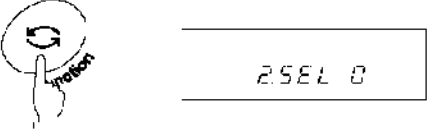
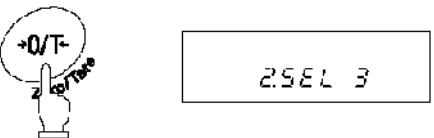

4. При обнулении показаний дисплея на нем появляется символ [→0←]. Если используется режим учета веса тары, появляется символ [Net].



5. При использовании тары НПВ весов уменьшается.  $\text{НПВ} = \text{НПВ}_n - \text{вес тары}$ , где  $\text{НПВ}_n$  – номинальный предел взвешивания для данной модели весов.
6. Сообщение [o - Err] на дисплее означает, что нагрузка превышает НПВ.
7. Сообщение [u - Err] на дисплее означает, что вес меньше нулевой точки.
8. При работе в счетном или процентном режимах на дисплее весов будет нулевое значение, пока не введен вес штучного или эталонного образца.
9. При включении весов автоматически выбирается режим, использовавший последний раз перед выключением весов.

## 4 Функция 1

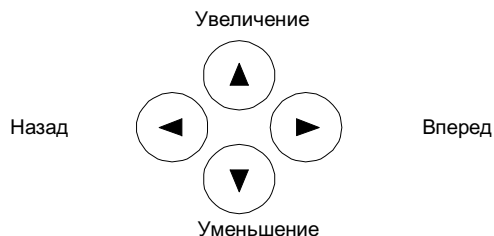
### 4.1 Установка и проверка

<p>1. Вызов Функции 1.</p> 	<p>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Function</b>, пока не появится сообщение <b>[Func]</b>.</p> <p>Появятся настройки первого параметра <b>[1. Set 1]</b>. (см. главу 4.2: Описание Функции 1).</p>
<p>2. Переход к следующему параметру.</p> 	<p>Каждое нажатие кнопки <b>Function</b> приводит к переходу к следующему параметру</p>
<p>3. Изменение настроек.</p> 	<p>Каждое нажатие кнопки <b>Zero/Tare</b> изменяет параметр (правая цифра), пока не будет выбран нужный.</p>
<p>4. Завершение настроек.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b> или нажмите несколько раз кнопку <b>Function</b> пока весы не вернуть в режим взвешивания.</p>

\* Все изменения в настройках Функции 1 после выключения весов сохраняются.

### Использование кнопок со стрелками

Гораздо удобнее менять настройки функции, используя навигационные кнопки со стрелками вместо кнопок **Zero/Tare** и **Function**:



## 4.2 Описание Функции 1

Параметр		Значение	Описание	
Режим взвешивания		I. <i>SEt.</i>	☆1	Простое взвешивание
			2	Счетный режим
			3	Процентный режим
			4	Умножение на коэффициент
			5	Гравиметр
Грави метр	Среда	II. <i>MEd.</i>	☆0	Вода
			1	Другая жидкость
	Вывод данных	I2. <i>d.o.d</i>	☆0	Только значение удельного веса
			1	Удельная масса, вес, температура воды или значение удельного веса жидкости (среды)
	Автоматич. передача	I3. <i>AO.</i>	☆0	Отключено (выод после нажатия кнопки <b>Print</b> )
			1	Однократный вывод после измерения.
Дополнительные функции		2. <i>SEL</i>	☆0	Отключено.
			1	Функция добавления ⇒ [2C. Ad.P.]
			2	Режим сравнения
			3	Суммирование и сравнение
				См. Главу 4.3, Дополнительные функции
Автоматическая установка ноля		3. <i>A.O</i>	☆0	Отключено
			1	Включено
				Автоматическая установка ноля при незначительном отклонении
Уровень стабильности		4. <i>S.d</i>	1	Широкий (Мягкий) ↓ Узкий (Жесткий)
			☆2	
			3	
			4	
Скорость отклика		5. <i>rE.</i>	0	Последовательное взвешивание
			1	Быстро ↓ Медленно
			2	
			☆3	
			4	
5				
Интерфейс		6. <i>I.F.</i>	0	Данные не передаются
			☆1	6-значный формат
			2	7-значный формат
			3	Расширенный 7-значный формат
				См. Главу 4.4: Интерфейс.
Калибровка Тест калибровки		7. <i>CA.</i>	0	Отключено
			☆3	Калибровка внешней гирей
			4	Тест калибровки внешней гирей
Гистограмма		8. <i>b.G.</i>	0	Не отображать
			☆1	Отображать
Автоотключение		9. <i>A.P.</i>	0	Отключено
				Включено (питание отключается через 3 минуты простоя)
				Доступно только при использовании питания от батареи
Спящий режим		A. <i>A.S.</i>	0	Отключено
			☆1	Весы переходят в спящий режим через 3 минуты при использовании питания от сети через адаптер

Символом (☆) обозначены заводские установки.

Параметр		Значение	Описание
Единицы веса А	<i>b 1. u.A.</i>	☆1	[ g ] грамм
		2	[ kg ] килограмм
		4	[ ct ] карат
		d	[ tom ] момм
		☆1	
Настройка минимальной индикации единицы веса А	<i>b2. d.A</i>	2	Точно
		3	↓
		4	Грубо
		5	
Единицы веса В	<i>b3. u.b</i>	☆0	Единица не выбрана
		1	[ g ] килограмм
		2	[ kg ] карат
		4	[ ct ] карат
		d	[ tom ] момм
Настройка минимальной индикации единицы веса В	<i>b4. d.b</i>	☆1	
		2	Точно
		3	↓
		4	Грубо
		5	
Уведомление о необходимости CAL		<i>d. Ad.C</i>	☆0 Отключено 1 Включено
Совместимость с ISO/GLP/GMP		<i>E. GLP</i>	☆0 Отключено 1 Включено
Появляется при включении совместимости с ISO/GLP/GMP	Вывод результатов калибровки	<i>E 1. out</i>	0 Отключено ☆1 Включено
	Вывод данных через GLP	<i>E 2 od.</i>	☆0 Отключено 1 Включено
	Язык печати	<i>E 3. P.F.</i>	☆1 Английский 2 Японский (Катакана)
Формат даты	<i>F. dAtE</i>	1	ГГ-ММ-ДД
		2	ММ-ДД-ГГ
		☆3	ДД-ММ-ГГ
Печать времени	<i>G. t.o.</i>	☆0	Отключено
		1	Включено
Учет тары	<i>H. tA.</i>	1	Немедленное обнуление показаний после нажатия кнопки <u>Zero/Tare</u>
		☆2	Обнуление показаний после нажатия кнопки <u>Zero/Tare</u> и стабилизации показаний
Сохранение массы тары	<i>J. tArE</i>	☆0	Отключено
		1	Включено
Включение	<i>L. d.St.</i>	☆0	При подключении адаптера к сети электропитания весы переходят в режим ожидания
		1	При подключении адаптера весы включаются автоматически.

Символом (☆) обозначены заводские установки..

### 4.3 Дополнительные функции

Отображается, если значение параметра [2. SEL] отлично от [0].

Параметр	Значение	Описание
Условия	21. Со.	☆1 Сравняется всегда
		2 Сравняется только при стабильных показаниях
Диапазон перекрытия	22. L.	0 Определять при превышении предела более чем на 5 делений шкалы (Не определять, если предел превышен на 5 или менее делений шкалы).
		☆1 Определять в обоих случаях
Точки сравнения	23. P.	1 1 точка (ОК/ЛО)
		☆2 2 точки (Н/ОК/ЛО)
		3 3 точки
		4 4 точки
Метод сравнения	24. tYP.	☆1 По абсолютной величине
		2 По отклонению
Сигнал 1	25. bu.1	☆0 Не подавать сигнала для разряда 1 (ЛО)
		1 Подавать сигнал для разряда 1 (ЛО)
Сигнал 2	26. bu.2	☆0 Не подавать сигнала для разряда 2 (ОК)
		1 Подавать сигнал для разряда 2 (ОК)
Сигнал 3	27. bu.3	☆0 Не подавать сигнала для разряда 3 (Н)
		1 Подавать сигнал для разряда 3 (Н)
Сигнал 4	28. bu.4	☆0 Не подавать сигнала для разряда 4
		1 Подавать сигнал для разряда 4.
Сигнал 5	29. bu.5	☆0 Не подавать сигнала для разряда 5
		1 Подавать сигнал для разряда 5
Отображение результатов	2A. LG.	☆1 Отображать Н, ОК, или ЛО
		2 Отображать на гистограмме (только при выборе 2 точек сравнения)
Релейный контроль *1	2b. r.o.c.	☆1 Выводить все время (независимо от сигнала внешних устройств)
		2 Контроль сигналом внешнего устройства
Дополнительные операции *2	2C. A.d.П.	☆1 Функция суммирования
		2 Функция добавления

\*1 Установите [2b. r.o.c. 2] при наличии релейного контакта. В противном случае, установите [2b. r.o.c. 1].

\*2 Отображается, если значение параметра [2. SEL] установлено [1] или [3].

## 4.4 Интерфейс

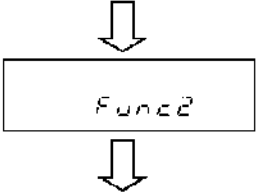

Отображается, если значение параметра [6. I.F.] установлено [1~3].

Параметр	Значение	Описание	
Контроль вывода данных	6 1. o.c. ☆1	0	Данные не передаются.
		1	Непрерывный вывод данных
		2	Непрерывный вывод данных при стабильных показаниях.
		3	Однократный вывод данных при нажатии кнопки <b>Print</b> (независимо от стабильности).
		4	Однократный вывод данных при стабильности показаний. Данные передаются после прохождения через нулевое значение.
		5	Однократный вывод данных при стабильности показаний. Данные передаются после любого изменения показаний весов при стабилизации.
		6	Однократный вывод данных при стабильных показаниях и непрерывный при нестабильных.
		☆7	Однократный вывод данных после нажатия на кнопку <b>Print</b> при стабильных показаниях.
		A	Вывод после определено интервала времени.
		b	Вывод после определено интервала времени при стабильных показаниях.
Скорость передачи данных	6 2. b.L.	☆1	1200 бит/с
		2	2400 бит/с
		3	4800 бит/с
		4	9600 бит/с
		5	19200 бит/с
Четность	6 3. PA.	☆0	Нет
		1	Нечетный
		2	Четный
Длина данных	6 4. d.L.	7	7 бит
		☆8	8 бит
Стоповый бит	6 5. St.	1	1 бит
		☆2	2 бит
Неиспользуемый старший разряд	6 6. u.n.	☆0	Вставлять 0 (30H).
		1	Вставлять пробел (20H).
Ответ на команду	6 7. r.E.S.	☆1	Использовать A00 и Exx.
		2	Использовать ACK и NAK.

Символом (☆) обозначены заводские установки.

## 5 Функция 2

### 5.1 Установка и проверка

<p>1 Вызов Функции 2.</p> <p>Нажмите одновременно кнопки <b>Function</b> и <b>Zero/Tare</b>.</p> 	<p>Нажмите и удерживайте одновременно кнопки <b>Function</b> и <b>Zero/Tare</b>.</p> <p>Когда появится сообщение <b>[Func2]</b>, отпустите кнопки.</p> <p>На дисплее появится сообщение <b>[l Id 0]</b>.</p>
<p>2 Изменение настроек.</p> 	<p>Кнопка <b>Function</b> выбирает необходимый параметр.</p> <p>Кнопка <b>Zero/Tare</b> изменяет значение (крайнюю правую цифру).</p>
<p>3 Завершение настроек.</p>	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b> или несколько раз кнопку <b>Function</b>, пока весы не вернуться в режим взвешивания.</p>

### 5.2 Описание Функции 2

Параметр	Значение	Описание
Установка ID *	1. <i>Id</i>	☆0 Отключено
		1 Включено
Установка погрешности гири *	2. <i>o.M.P.</i>	☆0 Отключено
		1 Включено
Использование погрешности гири	4. <i>M.E.H.</i>	☆0 Не использовать.
		1 Использовать установленную погрешность при калибровке или тесте внешней гирей.

Символом (☆) обозначены заводские установки.

#### **Внимание:**

Настройки, отмеченные символом (\*), после каждого вызова возвращаются к заводским.

## 6 Взвешивание

Вы можете выбрать один из пяти режимов взвешивания в настройках Функции 1: простое взвешивание, счетный режим, процентный режим, режим умножения на коэффициент, гравиметр. Все режимы поддерживают дополнительные функции (суммирование и компаратор) в зависимости от выбранной единицы веса.

### 6.1 Режимы взвешивания

Каждый раз, выбирая режим взвешивания и дополнительную функцию, можно взвешивать образец различными способами, описанными ниже. Переключение между режимами осуществляется кнопкой **Function**.

Режим взвешивания	Режим измерения		Дополнительные функции		Примечания
	Единицы	Функции	Суммирование	Сравнение	
Простое взвешивание	A	Взвешивание	○	○	
	A (B/G)	Вес брутто	×	×	
	B	Взвешивание	×	×	
	A (Σ)	Суммарный вес	Дисплей	×	
Счетный режим	Pcs	Счет	○	○	
	Σ Pcs	Суммарное кол-во	Дисплей	×	
	A (Pcs)	Средний вес	×	×	
	A	Взвешивание	×	×	
Процентный режим	%	Процент	○	○	
	Σ %	Суммарный процент	Дисплей	×	
	A	Взвешивание	×	×	
Умножение на коэффициент	#	Умножение на коэффициент	○	○	
	Σ #	Сумма	Дисплей	×	
	A	Взвешивание	×	×	

○: поддерживается.

×: не поддерживается.

Дисплей: отображается суммарное значение.

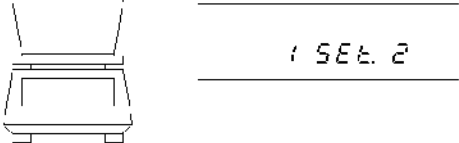
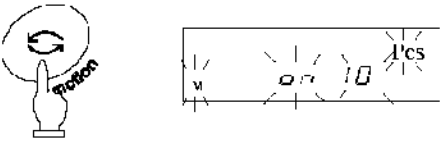
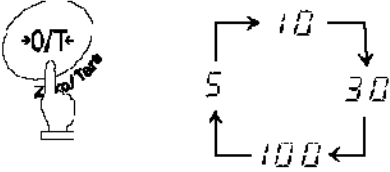

### 6.2 Простое взвешивание

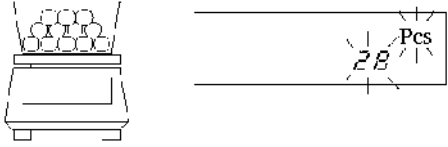
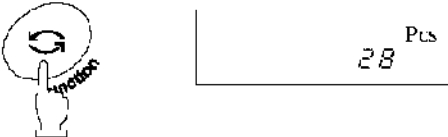
В режиме простого взвешивания отображается только вес в граммах, килограммах или других единицах веса. Доступно также отображение на дисплее веса брутто.

## 6.3 Счетный режим

Для повышения точности в счетном режиме в весах используется метод автоматического обновления памяти. Когда вы помещаете на весовую платформу определенное количество однотипных деталей, а затем добавляете еще некоторое количество, весы автоматически корректируют штучный вес.

### 6.3.1 Определение штучного веса

<p>1 Выбор счетного режима.</p> 	<p>Выберете счетный режим в Функции 1 [1 SET. 2].</p> <p>Поместите на платформу весов тару и учтите ее вес.</p>
<p>2 Определение штучного веса.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b> и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Когда на дисплее появится сообщение [U. SET.], отпустите кнопку.</p> <p>На дисплее начнет мигать [on 10 Pcs]. Это означает, что нужно положить на платформу 10 деталей.</p>
<p>3 Изменение количества деталей.</p> 	<p>Чтобы изменить количество деталей, нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>.</p> <p>После каждого нажатия количество требуемых деталей меняется (см. рисунок слева). Если вы не хотите менять количество, пропустите этот пункт.</p>
<p>4 Положите детали на платформу.</p> 	<p>Положите требуемое количество деталей на платформу и нажмите кнопку <b>Function</b>.</p> <p>На дисплее начнет мигать [10 Pcs].</p>

<p>5 Положите дополнительное количество деталей.</p> 	<p>Когда вы добавите детали, весы обновят память. На дисплее отобразится новое количество деталей.</p>
<p>5 Сохранение штучного веса.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b> для завершения обновления памяти. Весы вернутся в режим взвешивания.</p>

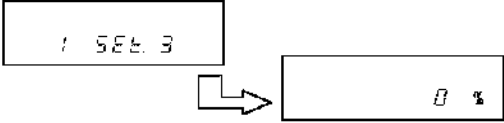
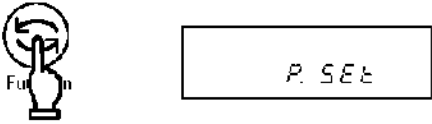
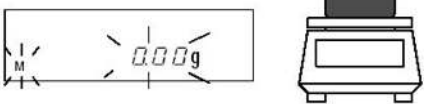
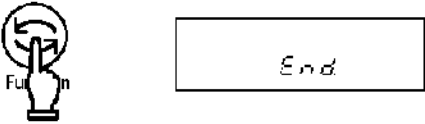
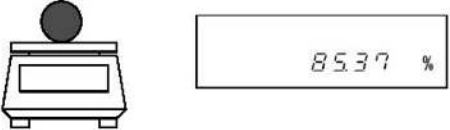
### ☆Важные моменты ☆

1. Сообщение [Sub] на дисплее в процессе обновления памяти означает, что точность расчета низкая. Не добавляйте слишком много деталей за один раз. Постепенное увеличение количества деталей повышает точность определения штучного веса.
2. Сообщение [Add] на дисплее в процессе обновления памяти означает, что количество деталей слишком мало для точного определения штучного веса. Добавьте еще деталей, пока это сообщение не пропадет.
3. Если появляются вышеуказанные сообщения, вы все равно можете нажать кнопку **Function** и сохранить средний вес одной детали, но в этом случае точность расчета будет низкой.
4. Сообщение [L – Err] означает, что штучный вес слишком мал для данной модели весов.

## 6.4 Процентный режим

### 6.4.1 Установка контрольного веса с помощью эталона

Весы могут отображать вес испытуемого образца в процентах (%) по отношению к контрольному образцу.

<p>1 Выбор процентного режима.</p> 	<p>Выберете счетный режим в Функции 1: [1 SEt 3].</p>
<p>2 Установка контрольного веса.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b> и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Когда появится сообщение [P. SEt.], отпустите кнопку . На дисплее начнет мигать вес. Если вы установили контрольный вес раньше, то то появится его значение.</p>
<p>3 Установка контрольного веса.</p> 	<p>Поместите контрольный образец (эталон) на весы.</p>
<p>4 Сохранение контрольного веса.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b> . Весы сохраняют в памяти значение контрольного веса и вернутся в режим взвешивания.</p>
<p>5 Определение веса испытуемого образца.</p> 	<p>Поместите на платформу испытуемый образец. На дисплее весов отобразится его вес в процентном отношении к контрольному весу (эталону).</p>

### Внимание:

Минимальное значение определяется автоматически в зависимости от веса эталона.

Минимальное значение	Диапазон контрольного веса (эталона)
L Err	Контрольный вес < НмПВ
1%	$\text{НмПВ} \leq \text{Контрольный вес} < \text{НмПВ} \times 10$
0.1%	$\text{НмПВ} \times 10 \leq \text{Контрольный вес} < \text{НмПВ} \times 100$
0.01%	$\text{НмПВ} \times 100 \leq \text{Контрольный вес}$

\* Наименьший предел взвешивания (НмПВ) зависит от модели весов.

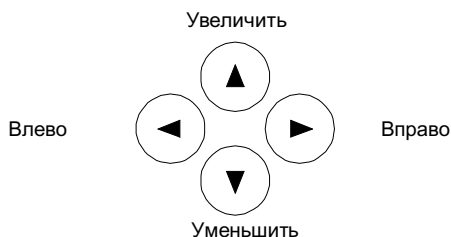
## 6.4.2 Установка контрольного веса вводом значения с клавиатуры

Значение контрольного веса можно ввести непосредственно с клавиатуры, и затем весы будут показывать вес испытуемых образцов в процентах (%) по отношению к эталону.

<p>1 Установка контрольного веса.</p>  	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b> и удерживайте ее в течение нескольких секунд.          Когда появится сообщение [P. SEt.], отпустите кнопку .          На дисплее начнет мигать вес. Если вы установили контрольный вес раньше, то то появится его значение.</p>
<p>2 Ввод контрольного веса.</p>  	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b> .          В правой стороне дисплея мигает символ(0).</p>
<p>3 Выбор цифрового значения.</p> 	<p>Каждое нажатие кнопки <b>Zero/Tare</b> меняет цифру</p>
<p>4 Установка положения цифры.</p> 	<p>Нажатие кнопки <b>Function</b> сдвигает выбранную цифру влево, и вы можете приступить к выбору следующей цифры.</p>
<p>5 Сохранение контрольного веса.</p>  	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b> .          Весы сохраняют введенный контрольный вес и вернутся в режим взвешивания.</p>
<p>6 Определение веса испытуемого образца.</p>  	<p>Поместите на платформу испытуемый образец. На дисплее весов отобразится его вес в процентном отношении к контрольному весу (эталону).</p>




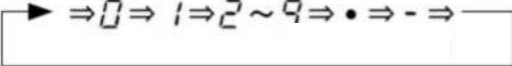


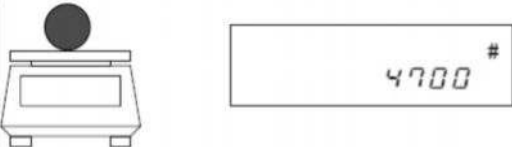
### Использование кнопок со стрелками

Для ввода цифровых значений можно также использовать кнопки со стрелками вместо кнопок **Zero/Tare** и **Function** :



## 6.5 Умножение на коэффициент

Весы предусматривают возможность умножения результата взвешивания на заранее введенный коэффициент и отображения результата на дисплее весов.

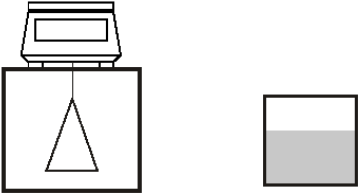

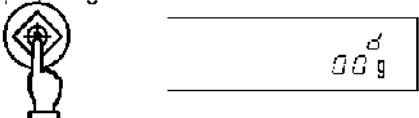
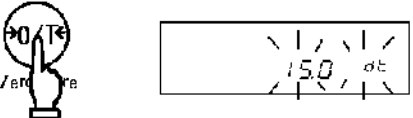
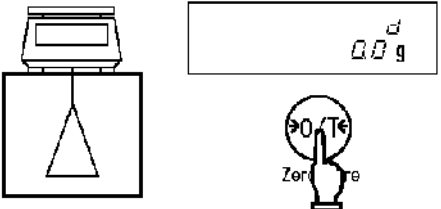
<p>1 Выбор режима умножения на коэффициент.</p> 	<p>Выберете счетный режим в Функции 1 [1 SEt. 4] и вернитесь в режим взвешивая, нажав кнопку <b>Set</b>. При необходимости выполните операцию учета веса тары.</p>
<p>2 Установка коэффициента.</p> 	<p>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Function</b> в течение нескольких секунд. Когда появится сообщение [C. SEt.], отпустите кнопку.  Затем на дисплее появится текущее значение коэффициента.</p>
<p>3 Ввод величины коэффициента.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>. На дисплее появится и начнет мигать [0].</p>
<p>4 Выбор цифр.</p> 	<p>Каждое нажатие кнопки <b>Zero/Tare</b> будет изменять мигающий знак согласно схеме слева. Доступны цифры от 0 до 9, разделительная точка «минус»..</p>
<p>5 Переход к следующему знаку.</p> 	<p>Нажатием кнопки <b>Function</b> перемещает введенное значение влево и переводит к вводу следующей цифры или символа..</p>
<p>6 Сохранение коэффициента.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b>. Раздастся звуковой сигнал, подтверждающий выполнение операции сохранения введенного коэффициента в памяти весов, и весы вернуться в режим взвешивания.</p>
<p>7 Взвешивание образца.</p>  <p>Пример: 4700 (дисплей) = 2.35 (коэффициент) × 2000 g (масса образца)</p>	<p>Поместите образец на платформу весов. На дисплее отобразится величина, равная значению массы образца, умноженной на введенный коэффициент.</p>

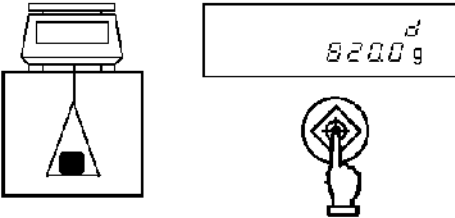
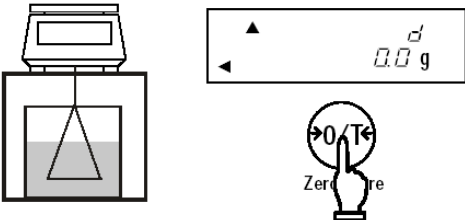
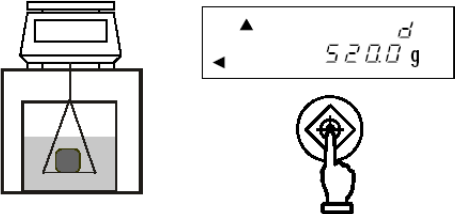
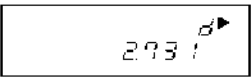

Вместо кнопок Zero/Tare и Function при вводе коэффициента можно использовать навигационные кнопки со стрелками.

## 6.6 Гравиметр

Модели MCII-2100, MCII-5100, MCII-11K и MCII-21K могут использоваться для взвешивания объектов в жидкой среде под весами. При использовании весов в качестве гравиметра необходимо установить специальный крюк для взвешивания. Крюк не входит в комплект поставки весов и приобретается отдельно. Для моделей MCII-620 и MCII-1100 установка крюка не предусмотрена и для взвешивания в жидкой среде рекомендуется использовать комплект для измерения плотности HJDK, выпускаемый для весов ViBRA серии HJ(R).

### 6.6.1 Процедура измерения удельного веса

<p>1 Подготовка к использованию гравиметра</p>  <p>Платформа на крюке      Емкость с водой</p>	<p>Установите крюк и подвесьте на нем платформу, на которой будет производиться взвешивание. Подготовьте емкость с водой (или другой жидкостью).</p>
<p>2 Установите режти гравиметра и выберите среду.</p> 	<p>Установите параметр [I SEt 5] в настройках Функции 1. Установите [0 : вода] или [1 : другая жидкость] в настройках выбора среды [I Med].</p>
<p>3 Отображение веса</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b> для отображения веса. При использовании гравиметра на символ [g] будет отображаться символ [d].</p>
<p>4. Измерьте температуру среды и введите ее значение в весы.</p> 	<p>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Zero/Tare</b> для входа в режим ввода значения температуры, затем введите ее значение (см. описание процедуры ввода на стр. 25). При использовании другой жидкости введите значение ее плотности. После выключения весов введенные значения сохраняются.</p>
<p>5 Установка 0.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b> после того, как платформа будет подвешена.</p>

<p>6. Измерение веса образца в воздухе.</p> 	<p>Взвесьте образец в воздухе. После стабилизации веса нажмите кнопку <b>Set</b> для ввода значения веса. Когда значение веса введено, в левом нижнем углу дисплея появится символ [◀], а в верхней левой части дисплея – символ [▲].</p>
<p>7. Установка контейнера с водой и установка ноля.</p> 	<p>До взвешивания образца в воде погрузите в воду платформу и установите ноль.  * Нажатие кнопки <b>Print</b> после ввода значения веса образца удаляет это значение.</p>
<p>8. Измерение веса .</p> 	<p>Посместите образец на платформу так, чтобы он был полностью погружен в воду. Убедитесь, что платформа не касается дна емкости. После стабилизации веса нажмите кнопку <b>Set</b> для ввода значения веса.</p>
<p>9. Отображение удельного веса.</p> 	<p>После ввода значения веса на дисплее отобразится значение удельного веса. При показе значения удельного веса в правом верхнем углу дисплея появляется символ [▶]. Удельный вес не имеет единиц.</p>
<p>10. Возвращение в режим взвешивания.</p> 	<p>Нажатие кнопки <b>Set</b> возвращает весы в режим взвешивания.</p>

### ☆Важные моменты ☆

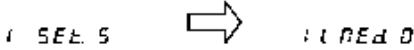


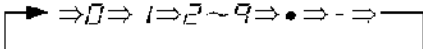

Использование образцов небольшого размера может привести к некоторым отклонениям при измерении удельного веса. При этом, чем больше значение удельного веса, тем больше отклонение.

Использование образцов больших размеров позволяет достичь более стабильных результатов.

## 6.6.2 Ввод температуры воды и плотности жидкости

Данная функция необходима для коррекции результатов измерения удельного веса. При использовании в качестве среды воды вводится ее температура, при использовании других жидкостей – величина их плотности:

### Процедура ввода корректирующих данных

<p>1 Уставьте режим гравиметра и выберите среду взвешивания.</p> 	<p>Установите режим гравиметра в настройках Функции 1. Установите [0 : вода] или [1 : другая жидкость] в настройках выбора среды [11 PEd].</p>
<p>2 Вызов режима ввода корректирующего значения.</p> 	<p>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Zero/Tare</b> для входа в режим установки и ввода температуры (для жидкости, отличной от воды – ввода значения плотности). Если используется вода, в правой части дисплея отображается символ [dt]. В противном случае, вместо него отображается символ [d ▶].</p>
<p>3 Нажмите <b>Zero/Tare</b>.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>. Начнет мигать символ [0].</p>
<p>4. Ввод значения.</p> 	<p>Используйте кнопки <b>Zero/Tare</b> и <b>Function</b> для ввода. Кнопка <b>Zero/Tare</b> используется для изменения значения цифры, кнопка <b>Function</b> – для перемещения на разряд вправо. (Можно также использовать навигационные кнопки со стрелками: см. стр. 22).</p>
<p>5 Сохранение значения.</p> 	<p>После ввода значения нажмите кнопку <b>Set</b> для возвращения в режим взвешивания.</p>

### Внимание

Допустимые диапазоны вводимых данных:

Среда	Вводимые данные	Диапазон
Вода	Температура воды	0.0 to 99.9°C
Другая жидкость	Плотность	0.0001 to 9.9999 g/cm <sup>3</sup>

Если значение выходит за рамки допустимых диапазонов, вводите минимальное или максимальное значение.

Введенное значение сохраняется в памяти весов после их выключения.

### 6.6.3 Вывод результатов гравиметрии

#### (1) Вывод результатов гравиметрии

При работе в режиме гравиметра используется [6 l. o.c. 7] (однократный вывод данных после стабилизации веса при нажатии кнопки **Print**) независимо от установок [6 l. o.c.].

#### (2) Вывод в процессе отображения удельного веса

Используйте параметр [l 2. o.d.] для выбора состава выводимых данных.

Можно также использовать параметр [l 3. A.o.].

#### (3) Формат вывода данных на принтер

Если "удельный вес, вес, температура воды или плотность жидкости" выбраны в [l 2. o.d.], .... Если выбран "только удельный вес", выводится только вторая строка.

Язык печати (английский или японский) устанавливается в настройках GLP [E 3. P.F.] Функции 1.

#### 1) При взвешивании в воде

Английский язык

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	D	E	N	S	I	T	Y		S	O	L	I	D		
2								x	x	.	x	x	x		
3	S	A	M	P	L	E		W	E	I	G	H	T		
4				x	x	x	x	x	.	x	x	x			g
5	T	E	M	P	E	R	A	T	U	R	E		N	O	W
6				x	x	x	x	x	x	.	x				C
7															

Японский язык (Катакана)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	コ	タ	イ	ヒ	シ	"	ユ	ウ							
2							x	x	.	x	x	x			
3	シ	"	ユ	ウ	リ	ョ	ウ								
4				x	x	x	x	x	.	x	x	x			g
5	シ	"	ツ	ス	イ	オ	ン								
6				x	x	x	x	x	.	x	x	x			C
7															

#### 2) При взвешивании в другой жидкости

Английский язык

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	D	E	N	S	I	T	Y		S	O	L	I	D		
2								x	x	.	x	x	x		
3	S	A	M	P	L	E		W	E	I	G	H	T		
4				x	x	x	x	x	.	x	x	x			g
5	D	E	N	S	I	T	Y		M	E	D	.	L	I	Q
6				x	x	x	x	.	x	x	x	x			
7															

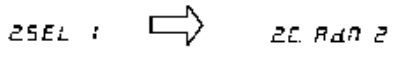

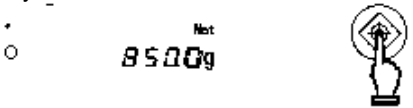
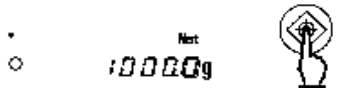
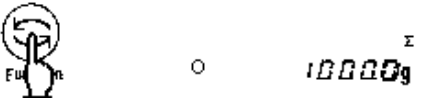
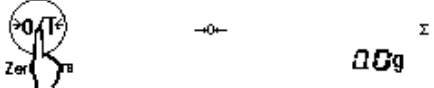
Японский язык (Катакана)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	コ	タ	イ	ヒ	シ	"	ユ	ウ							
2							x	x	.	x	x	x			
3	シ	"	ユ	ウ	リ	ョ	ウ								
4				x	x	x	x	x	.	x	x	x			g
5	ハ	"	イ	タ	イ	ミ	ツ	ト	"						
6				x	x	x	x	.	x	x	x	x			d s
7															


## 7 Функция добавления

Функция добавления позволяет определить суммарный вес образцов, помещенных на платформу один после другого. Все режимы, кроме гравиметра, поддерживают эту функцию.

### 7.1 Функция суммирования

<p>1 Настройка Функции 1.</p> 	<p>Установите настройки Функции 1 от [2 SEL ] до [2C. Ad.П 2]. Затем нажмите кнопку <b>Set</b> для возвращения в режим взвешивания.</p>
<p>2 Установка 0.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b> для учета веса тары или установки 0.</p>
<p>3 Помещение образцов на платформу и получение значения веса.</p> 	<p>Поместите образцы на платформу весов. Когда появится символ «звездочка» (*), можно поместить дополнительный образец. После появления символа [O] нажмите кнопку <b>Set</b>. Значение будет сохранено в памяти весов, и на дисплее вместе с символом [Σ] в течение нескольких секунд отобразится общий вес.</p>
<p>4 Добавление второго образца.</p>	<p>Разгрузите весы, проверьте установку 0 и поместите на платформу другие образцы.</p>
<p>5 Считывание веса.</p> 	<p>Когда появится символ [O], нажмите кнопку <b>Set</b>. После стабилизации веса его значение будет добавлено, и на дисплее вместе с символом [Σ] в течение нескольких секунд отобразится общий вес.</p>
<p>6 Отображение общего веса.</p> 	<p>Нажмите дважды кнопку <b>Function</b>. Появится мигающий символ [Σ] и значение общего веса.</p>
<p>7 Сброс значения.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b> во время отображения общего веса (шаг 4) для возвращения к 0.</p>

#### Получение суммарного веса без перезагрузки весов


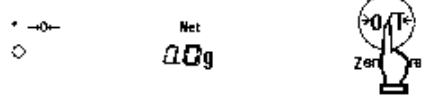
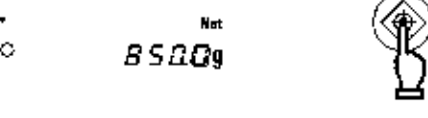



	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b> на шаге 2 без снятия образцов с платформы весов. Показания дисплея вернутся к 0. Поместите на платформу дополнительные образцы и нажмите кнопку <b>Set</b>.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Внимание:

1. Помещайте образцы на платформу только при нулевом показании дисплея.
2. Если после нажатия кнопки **Set** появляется сообщение [t - Err], то это означает, что образец добавлен дважды, несколько образцов сняты, или кнопка нажата до добавления образца.
3. Образцы можно добавлять, когда появляется символ «звездочка» (\*).

## 7.2 Добавление веса тары

Функция добавления веса тары автоматически учитывает тару после операции добавления, поэтому добавление может быть выполнено без замены образцов.

<p>1 Настройка Функции 1.</p> 	<p>Установите настройки Функции 1 от [2 SEL ] до [2C Ad.P 2]. Затем нажмите кнопку <b>Set</b> для возвращения в режим взвешивания.</p>
<p>2 Установка 0.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b> для учета веса тары или установки 0.</p>
<p>3 Помещение образцов на платформу и получение значения веса.</p> 	<p>Поместите образцы на платформу весов. Когда появится символ «звездочка» (*), можно поместить дополнительный образец. После появления символа [O] нажмите кнопку <b>Set</b>. Значение будет сохранено в памяти весов, и на дисплее вместе с символом [Σ] в течение нескольких секунд отобразится общий вес.</p>
<p>4 Учет веса тары.</p>	<p>Весы автоматически учтут вес тары.</p>
<p>5 Помещение дополнительных образцов на платформу и получение значения веса.</p> 	<p>Когда появится символ [O], нажмите кнопку <b>Set</b>. После стабилизации веса его значение будет добавлено, и на дисплее вместе с символом [Σ] в течение нескольких секунд отобразится общий вес.</p>
<p>6 Отображение общего веса.</p> 	<p>Нажмите дважды кнопку <b>Function</b>. Появится мигающий символ [Σ] и значение общего веса.</p>
<p>7 Сброс значения общего веса.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b> во время отображения общего веса (шаг 6).  * Любое суммарное значение может быть сброшено установкой нулевого значения или операцией учета тары.</p>

### Внимание:

1. Если после нажатия кнопки **Set** появляется сообщение [t – Err], то это означает, что образец добавлен дважды, несколько образцов сняты, или кнопка нажата до добавления образца.
2. Образцы можно добавлять, когда появляется символ «звездочка» (\*).

## 8 Режим сравнения

В режиме сравнения весы сравнивают вес образца со значением эталонного веса, предварительно сохраненным в памяти весов.

Если введены одна или две границы, напротив соответствующего знака (HI - выше, OK или LO - ниже) появляется символ (◀). Если введены три или четыре границы, результат отображается на гистограмме нагрузки.

### 8.1 Настройка

Установите настройки режима сравнения согласно Функции 1. Внимательно прочтите Главу 4.3 Дополнительные функции.

### 8.2 Установка и сохранение пределов

Сравнения может происходить двумя способами. Выберите подходящий способ в настройках Функции 1.

- (1) По абсолютному значению.
- (2) По отклонению

Значения пределов могут быть сохранены следующими двумя способами. Они могут быть использованы в комбинации с обоими методами сравнения.

- (1) С помощью образца.....Поместите эталонный образец на весы и сохраните его вес как предел.
- (2) Ввод числового значения .....Значение пределов вводится с клавиатуры.

- \* Значения пределов сохраняются после выключения весов.
- \* Значения пределов для простого взвешивания, счетного и процентного режимов вводятся независимо друг от друга.
- \* Значения пределов для каждого из двух методов рассматриваются отдельно.

### 8.3 Отображение результатов

Если установлены одна или две точки сравнения, символ (◀) отображается напротив HI, OK или LO в левой части дисплея.


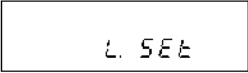
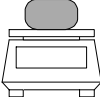

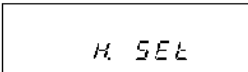


Результат	Один предел	Два предела (верхний и нижний)
HI (больше)	Не используется	Вес > Верхний предел
OK (нормально)	Нижний предел ≤ Вес	Нижний предел ≤ Вес ≤ Верхний предел
LO (меньше)	Нижний предел > Вес	Нижний предел > Вес

При использовании 3 или 4 точек сравнения, символ [◀] отображается на 4 или 5 уровнях согласно результатам взвешивания.

HI	▪ ----- Разряд 5	Результат сравнения	3 или 4 точки
	▪ ----- Разряд 4	Разряд 5	4-ая точка ≤ Вес
OK	▪ ----- Разряд 3	Разряд 4	3-ья точка ≤ Вес < 4-ая точка
	▪ ----- Разряд 2	Разряд 3	2-ая точка ≤ Вес < 3-ья точка
LO	▪ ----- Разряд 1	Разряд 2	1-ая точка ≤ Вес < 2-ая точка
		Разряд 1	Вес < 1-ая точка

## 8.4 Сравнение по абсолютному значению

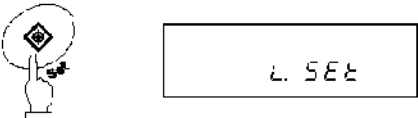

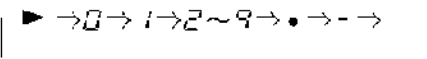


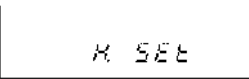

### 8.4.1 Установка двух предельных значений с помощью образцов

<p>1 Вход в установку пределов.</p>  	<p>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Set</b> в течение нескольких секунд. Когда появится сообщение [L SEt], release the key.</p> <p>Текущее значение нижнего предела отображается напротив [LO ◀].</p>
<p>2 Установка нижнего предела.</p> 	<p>Поместите образец нижнего предела на весы.</p>
<p>3 Сохранение нижнего предела.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b>.</p> <p>После сохранения значение будет некоторое время отображаться на дисплее.</p> <p>* Чтобы установить только один предел, пропустите следующие шаги.</p>
<p>4 Переход к установке верхнего предела.</p> 	<p>На дисплее появится сообщение [H SEt], и вы можете установить верхний предел.</p> <p>Текущее значение верхнего предела отображается напротив [HI ◀].</p>
<p>5 Установка верхнего предела.</p> 	<p>Поместите образец верхнего предела на весы.</p>
<p>6 Сохранение верхнего предела.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b>.</p> <p>После сохранения значение будет некоторое время отображаться на дисплее, затем весы вернуться в режим взвешивания.</p>

\* Чтобы установить три или четыре предела, повторите шаги 2 и 3. Сохраненные значения пределов отображаются как [L 1. SEt] - [L 3. SEt] или [L 4. SEt]. Кроме того, в левой части дисплея появляется символ [◀] :

HI	◀	-----	[ 4 SEt ]	4-ая точка
	◀	-----	[ 3 SEt ]	3-ья точка
OK	◀	-----	[ 2 SEt ]	2-ая точка
LO	◀	-----	[ 1 SEt ]	1-ая точка

## 8.4.2 Установка двух предельных значений вводом цифровых значений

<p>1 Вход в установку пределов.</p> 	<p>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Set</b>, пока не появится сообщение [L SEt].</p> <p>Текущее значение нижнего предела отображается напротив [LO ◀].</p>
<p>2 Переключение на ввод значения.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>.</p> <p>В правой части дисплея будет мигать символ (◀).</p>
<p>3 Ввод значения.</p> 	<p>Для изменения мигающей цифры нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>.</p>
<p>4 Выбор положения цифры.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b>, выбранная цифра сдвинется на один шаг влево. Теперь вы можете вводить следующую цифру.</p>
<p>5 Сохранение нижнего предела.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b>.</p> <p>После сохранения нижнего предела его значение некоторое время отображается на дисплее (Пропустите следующие шаги, если будет использоваться только один предел).</p>
<p>6 Установка верхнего предела.</p> 	<p>Когда на дисплее отобразится [H SEt], можно вводить значение верхнего предела.</p> <p>Текущее значение нижнего предела отображается напротив [HI ◀].</p>
<p>7 Ввод верхнего предела.</p>	<p>Повторите шаги 2 - 5 для ввода верхнего предела.</p>
<p>8 Сохранение верхнего предела.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b>. Значение верхнего предела сохранится, весы вернуться в режим взвешивания.</p>

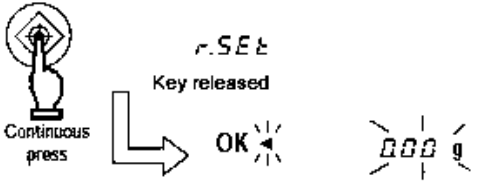
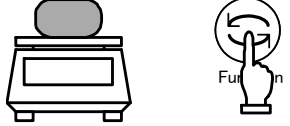
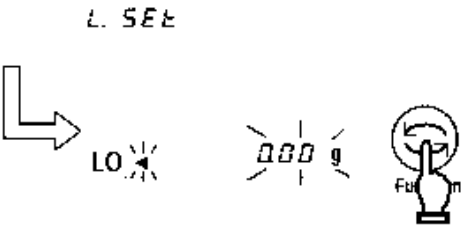
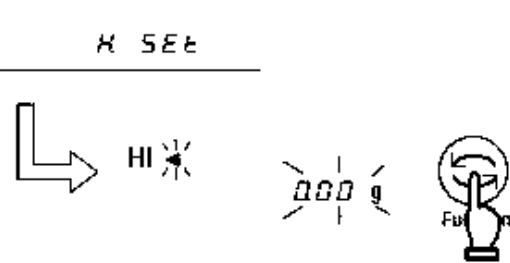
Вместо кнопок **Zero/Tare** и **Function** можно использовать навигационные кнопки со стрелками.

\* Для ввода трех или четырех пределов повторите шаги 2 – 5.

Сохраненные значения пределов отображаются как [L 1. SEt] - [L 3. SEt] или [L 4. SEt]. Кроме того, в левой части дисплея появляется символ [◀].

## 8.5 Сравнение по отклонению

### 8.5.1 Установка двух предельных значений с помощью образцов

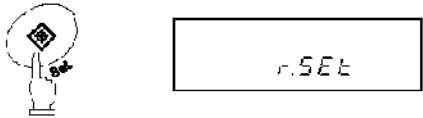
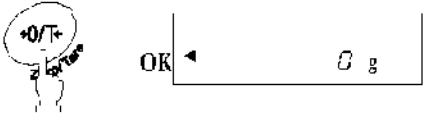
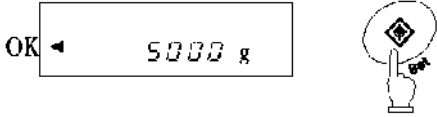
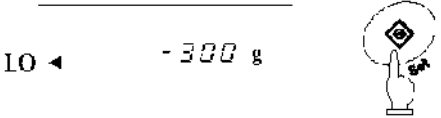
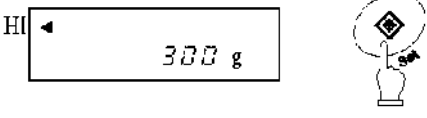
<p>1 Вход в установку пределов.</p> 	<p>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Set</b>, пока не появится сообщение <b>[r. SEt]</b>. Отпустите кнопку.</p> <p>На дисплее будет мигать текущее значение эталонного веса.</p>
<p>2 Сохранение веса эталона.</p> 	<p>Положите эталонный вес на платформу весов и нажмите кнопку <b>Function</b>.</p> <p>Когда эталонный вес сохранится, на дисплее отобразится его значение.</p>
<p>3 Сохранение нижнего предела.</p> 	<p>На дисплее появится сообщение <b>[L SEt]</b>, и затем отобразится текущее значение нижнего предела.</p> <p>Положите на весы образец, соответствующий нижнему пределу, и нажмите кнопку <b>Function</b>. Нижний предел сохранен.</p>
<p>4 Сохранение верхнего предела.</p> 	<p>На дисплее появится сообщение <b>[H SEt]</b>, и затем отобразится текущее значение верхнего предела.</p> <p>Положите на весы образец, соответствующий верхнему пределу, и нажмите кнопку <b>Function</b>. Верхний предел сохранен, весы вернуться в режим взвешивания.</p>

\* Для ввода трех или четырех пределов повторите шаги 3 – 4.

Сохраненные значения пределов отображаются как **[L 1. SEt]** - **[L 3. SEt]** или **[L 4. SEt]**. Кроме того, в левой части дисплея появляется символ **[◀]** .:

HI	◀	-----	<b>[ 4 SEt ]</b>	4-ая точка
	◀	-----	<b>[ 3 SEt ]</b>	3-ья точка
OK	◀	-----	<b>[ r. SEt ]</b>	Эталон
	◀	-----	<b>[ 2 SEt ]</b>	2-ая точка
LO	◀	-----	<b>[ 1 SEt ]</b>	1-ая точка

## 8.5.2 Установка двух предельных значений вводом цифровых значений

<p>1 Вход в установку пределов</p> 	<p>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Set</b>, пока не появится сообщение [r.SET]. Отпустите кнопку.</p> <p>На дисплее отобразится текущее значение эталонного веса.</p>
<p>2 Переключение на ввод значения.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>.</p> <p>В правой части дисплея начнет мигать символ [0].</p>
<p>3 Ввод эталонного веса.</p> 	<p>Для ввода эталонного веса повторите шаги 3 и 4 из п. 8.4.2.</p> <p>После ввода эталонного веса на дисплее отобразится [OK◀].</p> <p>После ввода эталонного веса нажмите <b>Set</b> для его сохранения</p>
<p>4 Сохранение нижнего предела.</p> 	<p>Повторите шаг 3 для ввода нижнего предела.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>При использовании сравнения по отклонению значение вводится со знаком минус (-).</p> </div> <p>Для сохранения предела нажмите кнопку <b>Set</b>. (Пропустите следующие шаги, если будет использоваться только один предел).</p>
<p>5 Сохранение верхнего предела.</p> 	<p>Повторите шаг 4 для ввода верхнего предела.</p> <p>Для сохранения предела нажмите кнопку <b>Set</b>. После сохранения весы вернуться в режим взвешивания</p>

Вместо кнопок **Zero/Tare** и **Function** можно использовать навигационные кнопки со стрелками.

\* Для ввода трех или четырех пределов повторите шаги 2 – 5.

Сохраненные значения пределов отображаются как [L 1. SET] - [L 3. SET] или [L 4. SET]. Кроме того, в левой части дисплея появляется символ [◀].

## Внимание:

1. Все начальные значения пределов равны нулю.
2. Вы можете установить отдельные пределы для простого взвешивания, счетного и процентного режимов. Однако абсолютное значение и значения отклонений сохраняются в той же области памяти. Поэтому, если вы переключаетесь между сравнением по абсолютному значению и по отклонению, значения пределов удаляются.
3. Пределы нельзя установить, если весы не находятся в режиме взвешивания.
4. Перед тем, как вводить значения пределов, установите на весах ноль или учтите вес тары, если она используется.
5. Вы можете проверить предельные значения нажатием кнопки **Set**.  
Нижний предел отображается после сообщения [L SEt], верхний предел – после сообщения [H SEt].  
Когда вы используете три или четыре границы, сохраненные значения отображаются как [L 1. SEt] - [L 3. SEt] или [L 4. SEt].
6. Если вы сделали ошибку в процессе операции, нажмите кнопку **Print**.  
Операция будет отменена. Повторите операцию сначала.
7. Если нажать кнопку **Function** во время мигания значения предела на дисплее, вес образца на весах примется за эталонный. Если нажать кнопку **Zero/Tare**, то можно ввести значение предела.
8. Если пять символов [◀] появляются одновременно напротив HI, OK и LO, то вы установили значение пределов неверно. Установите значения пределов заново.
9. При вводе предельных значений обязательно учитывайте способ сравнения.

(Пример)

Чтобы ввести нижний предел 970.0 г и верхний предел 1050.0 г при эталонном весе 1000.0 г, введите значения, как указано в таблице ниже:

	Эталонный вес	Нижний предел	Верхний предел
Абсолютный вес	1000.0 г	970.0 г	1050.0 г
Сравнение по абсолютному значению	1000.0 г	970.0 г	1050.0 г
Сравнение по отклонению	1000.0 г	-30.0 г	50.0 г

## 8.6 Использование гистограммы

При использовании двух предельных значений для отображения результатов можно также использовать гистограмму нагрузки (2-точечная шкала).

Все режимы взвешивания, кроме гравиметра, поддерживают эту функцию.

<p>1 Установка Функции 1.</p>	<p>Выберете использование двух пределов [2] в Количестве Точек [23 P.] и Гисторамма [2] в Отображении Результатов [2 A LG.] в настройках Функции 1.</p>
<p>2 Установка предельных значений.</p>	<p>Предельные значения можно ввести с клавиатуры или использовать образцы.</p>

Гистограмма может отображаться в следующем виде:

Гистограмма	Диапазон веса	Описание
	Нижний предел > Вес	Гистограмма не отображается.
	Нижний предел ≤ Вес ≤ Верхний предел	Гистограмма отображает результат взвешивания.
	Вес > Нижний предел	Гистограмма заполняется полностью.

### Внимание:

1. Гистограмма не отображается, если нижний предел равен верхнему пределу.
2. При использовании 2-точечной шкалы гистограмма не отображает нагрузку относительно НПВ.
3. При использовании 2-точечной шкалы режим компаратора не работает.

### ☆ Важные моменты ☆

Внешний вид гистограммы зависит от выбранного режима эксплуатации весов:

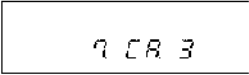
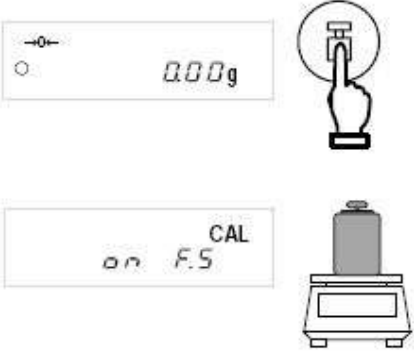
Окно гистограммы	Режим эксплуатации
	Режим взвешивания
	2-точечная шкала

## 9 Калибровка весов

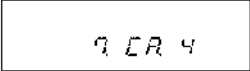
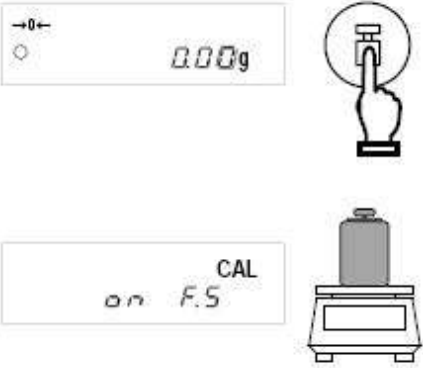
Показания весов зависят от сил гравитации, поэтому весы необходимо калибровать непосредственно на месте их эксплуатации. Калибровку также рекомендуется проводить после длительного простоя весов, изменения условий эксплуатации (влажность, температура и т.д.), а также в случае, если погрешность превышает допустимые значения.

\* Перед началом калибровки весы необходимо прогреть не менее 30 минут.

### 9.1 Калибровка внешней гирей

<p>1 Настройка Функции 1.</p> 	<p>При настройке Функции 1 платформа весов должна быть пустой. Выберете калибровку внешней гирей в настройках Функции 1 [7. CA. 3].</p>
<p>2 Начало калибровки.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Ca</b> .</p> <p>На дисплее появится сообщение [CAL EHf], затем [on 0], и весы приступят к установке ноля. (Если на дисплее появится сообщение [PuSH. F], нажмите кнопку <b>Function</b> ).</p> <p>Когда появится сообщение [on F.S.], поместите калибровочную гирю на платформу весов. (Если на дисплее появится сообщение [PuSH. F], нажмите кнопку <b>Function</b> ).</p> <p>Весы установят наибольший предел взвешивания.</p> <p>На дисплее последовательно появятся сообщения [buSY] и [End] . После окончания калибровки весы возвращаются в режим взвешивания.</p>

## 9.2 Тест внешней гирей

<p>1 Настройка Функции 1.</p> 	<p>При настройке Функции 1 платформа весов должна быть пустой. Выберете в настройках тест калибровки внешней гирей [7. CA. 4].</p>
<p>2 Начало теста.</p> 	<p>Press the <b>Cal</b> key.</p> <p>На дисплее сначала появится [t EH], затем [on 0], и весы приступят к тестированию нулевой точки. (Если появится сообщение [PuSH. F], нажмите <b>Function</b>).</p> <p>Когда на дисплее появится сообщение [on F.S.], поместите на платформу гирю. (Если появится сообщение [PuSH. F], нажмите <b>Function</b>).</p> <p>Весы приступят к тестированию точки НПВ.</p> <p>На дисплее появится сообщение [dIFF], а затем величина ошибки.</p> <p>После нажатия кнопки весы вернуться в режим взвешивания.</p>

\* Ошибка, отображаемая на дисплее после сообщения [dIFF] , рассчитывается по следующей схеме:

$$\text{Ошибка} = \text{Истинное значение} - \text{Текущее значение}$$

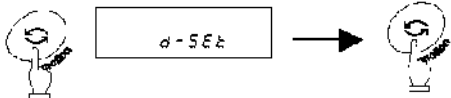
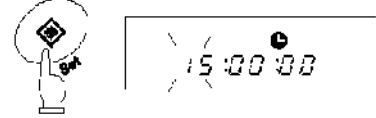

### ☆ Важные моменты ☆

1. Если во время калибровки или теста вы нажмете вместо кнопки **Function** другую кнопку, на дисплее появится сообщение [*StOP*], и тест или калибровка будут прерваны. Весы вернутся в режим взвешивания.
  2. При калибровке или тесте внешней гирей используйте гирю номинальным весом не менее 50% НПВ. Для получения более высокой точности используйте гирю номиналом как можно ближе к НПВ.
  3. При возникновении ошибки в процессе калибровки или теста на дисплее могут появляться следующие сообщения:
    - (1) [*1 – Err*]: При калибровке используется гиря весом мене 50% НПВ.
    - (2) [*2 – Err*]: Обнаружена ошибка более 1.0 % при калибровке внешней гирей, или весы неисправны.
- \* При появлении вышеуказанных сообщений калибровка прерывается. Проверьте, какую гирю вы используете, и повторите калибровку снова. В случае повторения ошибки обратитесь в сервисный центр.

## 10 Установка даты и времени

### 10.1 Установка времени

Время отображается с символом [⊕]. Время устанавливается в виде Часы-Минуты-Секунды в 24-часовом формате.

<p>1 Отображение времени.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b> и удерживайте в течение нескольких секунд. Когда сообщение [Func] изменится на [d-SEt], отпустите кнопку.</p> <p>Снова нажмите кнопку <b>Function</b>. После сообщения [tIME] на дисплее появится время.</p>
<p>2 Установка времени.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b>. Мигающую цифру можно изменять нажатием кнопки <b>Zero/Tare</b>.</p> <p>Используйте кнопку <b>Function</b> для перемещения на один знак вправо.</p>
<p>3 Сохранение времени.</p> 	<p>После установки времени нажмите кнопку <b>Set</b> для его сохранения.</p> <p>После сохранения времени на дисплее отобразится дата.</p>

Если нажать кнопку **Print** до сохранения времени, на дисплее отобразится текущее время.

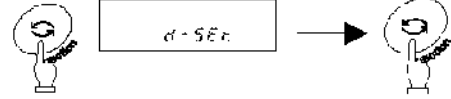
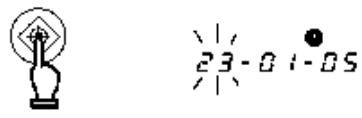

#### Функция округления до 30 секунд

Нажмите кнопку **Zero/Tare** во время отображения времени.

29 или менее секунд округлятся до минуты назад, 30 или более секунд округлятся до минуты вперед.

### 10.2 Установка даты

Дата отображается с символом [⊕]. Последние две цифры означают год. Формат даты можно изменить в настройках Функции 1.

<p>1 Отображение даты.</p> 	<p>Выполните шаг 1 из 10.1 чтобы перейти к [d-SEt] (Переходите сразу к шагу 2, если вы устанавливаете дату после установки времени).</p> <p>Нажмите дважды кнопку <b>Function</b>. На дисплее автоматически отобразится дата после сообщения [dAtE].</p>
<p>2 Установка даты.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b>. Мигающую цифру можно изменять нажатием кнопки <b>Zero/Tare</b>.</p> <p>Используйте кнопку <b>Function</b> для перемещения на один знак вправо.</p>
<p>3 Сохранение даты.</p> 	<p>После установки даты нажмите кнопку <b>Set</b> для ее сохранения.</p> <p>После сохранения даты весы вернутся в режим взвешивания.</p>

Если нажать кнопку **Print** до сохранения даты, на дисплее отобразится текущая дата.

# 11 Дополнительные функции

---

## 11.1 Спящий режим

Данная функция отключает дисплей весов, если они простаивают в режиме взвешивания более 3 минут. Функция может быть использована только при использовании питания от сети через адаптер. Для ее использования необходимо установить соответствующие параметры в настройках Функции 1 [A. A.S. I].

Если переход в спящий режим включен, на дисплее появляется соответствующий индикатор.

Для выхода из спящего режима достаточно дотронуться до платформы или клавиатуры весов.

### **Внимание:**

Переход в спящий режим не работает при следующих условиях:

1. Весы в процессе настройки Функции 1, Функции 2, даты, времени и т.д.
2. На платформе находится груз.
3. Весы используют питание от батареи.

## 11.2 Автоматическое отключение

Эта функция отключает питание весов, если они простаивают в режиме взвешивания более 3 минут. Функция доступна только при использовании питания от батареи и предназначена для сохранения заряда батареи.

Для использования функция автоматического отключения установите в настройках Функции 1 [9. AP. I].

### **Внимание:**

Функция автоматического отключения не работает при следующих условиях:

1. Весы в процессе настройки Функции 1, Функции 2, даты, времени и т.д.
2. На платформе находится груз.
3. Весы используют питание от сети через адаптер.

## 11.3 Выбор единиц веса

Данная функция позволяет выбрать две единицы веса (А и В) и переключаться между ними.

Какая из единиц будет использоваться, устанавливается в настройках Функции 1. Возможна установка одной и той же единицы для А и В.

Переключение между единицами осуществляется нажатием кнопки Function.

### **Внимание:**

Для использования единицы В выберете режим простого взвешивания в Функции 1 [I. SEt. I]. Единица А может быть использована во всех режимах.

## 11.4 Выбор и установка дискретности.

Данная функция позволяет изменять дискретность весов при взвешивании. Выбор дискретности осуществляется в настройках Функции 1. Чем больше дискретность, тем быстрее происходит взвешивание. Можно установить одинаковую единицу массы для единиц А и В, но с разной дискретностью.

## 11.5 Уведомление CAL.

Данная функция позволяет выводить на дисплей уведомление в виде мигающего символа [CAL] о необходимости проведения калибровки. Необходимость проведения калибровки может возникнуть при изменении условий эксплуатации (например, температуры), а также, если весы не использовались в течение длительного времени. Для включения данной функции установите [*d. Ad.C 1*] в настройках Функции 1.

## 11.6 Формат даты

Данная функция позволяет выбрать формат даты для отображения на дисплее весов или для вывода на принтер. Установка формата осуществляется в настройках Функции 1 согласно таблице ниже:

Формат даты	<i>F. date</i>	1	ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ
		2	МЕСЯЦ-ДЕНЬ-ГОД
		★3	ДЕНЬ-МЕСЯЦ-ГОД.

## 11.7 Вывод времени на печать

Данная функция позволяет выводить текущее время вместе с результатами взвешивания. Перед использованием функции установите время на весах.

Для использования функции установите в настройках Функции 1 [*G. t.o. 1*].

## 11.8 Сохранение массы тары.

Данная функция позволяет при включении весов автоматически учитывать массу тары, использовавшейся последний раз перед выключением весов. Для включения данной функции установите [*J. tArE 1*] в настройках Функции 1.

### **Внимание:**

Не оставляйте весы с образцом или тарой на платформе на длительное время: это может привести к увеличению погрешности взвешивания.


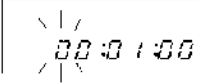

## 11.9 Автоматическое включение

Данная функция автоматически включает весы при присоединении адаптера. Вы можете использовать эту функцию, если весы работают совместно с другими устройствами. Для использования функции установите в настройках Функции 1 [*L. d.St. 1*].

## 11.10 Интервальная функция

Данная функция позволяет выводить данные через определенный интервал времени. Одновременно с данными можно выводить текущее время. Интервал устанавливается в формате ЧАСЫ-МИНУТЫ-СЕКУНДЫ. Для использования функции установите в настройках Функции 1 [bl. о.с. A] или [bl. о.с. b].

### 11.10.1 Установка интервала

<p>1 Вызов интервальной функции.</p> 	<p>Нажмите и удерживайте кнопку <b>Set</b>, пока на дисплее не появится сообщение [Int. UAL]. На дисплее отобразится значения интервала, крайняя левая цифра будет мигать.</p>
<p>2 Установка интервала.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b> для изменения мигающей цифры и кнопку <b>Function</b> для перехода к следующей цифре. (Можно также использовать навигационные кнопки со стрелками.)</p>
<p>3 Сохранение настроек.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b> для сохранения и возврата в режим взвешивания Если до сохранения настроек нажать кнопку <b>Print</b> на дисплее отобразится значение интервала. Если вместо кнопки <b>Set</b> другую кнопку, весы вернуться в режим взвешивания, но данные не сохранятся.</p>

### 11.10.2 Начало интервальной передачи данных

Нажмите кнопку **Print**. На дисплее появится сообщение [StArt], и начнется передача данных. В процессе работы интервальной функции мигает символ [⊕]. В момент передачи данных появляется символ [→].

### 11.10.3 Остановка передачи данных

Нажмите кнопку **Print**. На дисплее появится сообщение [End], и весы вернуться в режим взвешивания.

#### **Внимание:**

1. Интервал передачи данных может изменяться при входе в настройки Функции 1 или Функции 2.
2. В процессе ввода интервала может появляться сообщение [ 6 – Err ]. Это означает, что интервал слишком мал. В этом случае необходимо задать более длительный интервал.

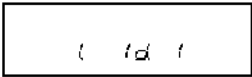

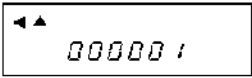

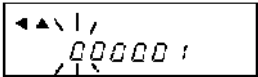
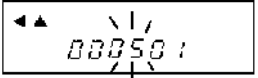

## 11.11 Ввод ID.

Персональный номер ID используется при выводе данных через ISO/GLP/GMP-совместимый интерфейс.

При отображении ID символ [◀] и треугольник [▲] отображаются в левом верхнем углу дисплея.

Для персонального номера ID можно использовать 6 знаков. Это могут быть цифры [0-9], буквы [A-F] или символ [ - ]. Пробел обозначается нижним подчеркиванием [ \_ ].

### 11.8.1 Установка ID

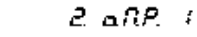


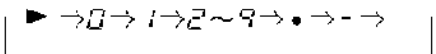


<p>1 Настройка Функции 2.</p> 	<p>Разрешите использование ID в настройках Функции 2 [f. id f].</p>
<p>2 Отображение ID.</p>  	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b>. Отобразится номер ID.</p> <p>Если вы хотите установить новый ID, нажмите кнопку <b>Function</b> снова. На дисплее появится сообщение [2. r.CA. 0].</p>
<p>3 Начало установки ID.</p>  	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>. Теперь вы можете ввести персональный номер ID. Крайний левый символ будет мигать.</p>
<p>4 Ввод ID.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b> для изменения мигающего символа. Переход к следующему символу осуществляется нажатием кнопки <b>Function</b>. кнопки со стрелками.</p>
<p>5 Сохранение ID.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b>. Настройки сохранятся, на дисплее появится сообщение [2. r.CA. 0].</p> <p>Если нажать кнопку <b>Print</b> до сохранения ID, на дисплее отобразится начальный номер.</p>

## 11.12 Ввод погрешности гири

Калибровка или тест внешней гирей могут быть более точными, если ввести погрешность калибровочной гири. Значение погрешности необходимо вводить в миллиграммах.

$\text{Погрешность} = \text{Реальный вес} - \text{Номинальный вес}$

Пример: Для гири 1000 г:  $\text{Погрешность} = 1000.00012 - 1000 = 0.00012 = +0.12 \text{ мг}$

<p>1 Настройка Функции 2.</p> 	<p>Установите в настройках Функции 2 [2. o.M.P. ].</p>
<p>2 Отображение погрешности.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Function</b>. На дисплее отобразится величина погрешности.</p> <p>Если вы только проверяли значение погрешности, нажмите кнопку <b>Function</b> снова. Показания дисплея сменятся на [3. r.C.A. 0] или [4. M.E.H. 0].</p>
<p>3 Начало ввода погрешности.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>. Теперь можно ввести величину погрешности.</p>
<p>4 Ввод погрешности.</p> 	<p>Для изменения мигающей цифры нажмите кнопку <b>Zero/Tare</b>, для перемещения вправо нажмите кнопку <b>Function</b>. (Можно также использовать кнопки со стрелками.)</p>
<p>5 Сохранение данных.</p> 	<p>Нажмите кнопку <b>Set</b>. Введенные данные сохраняются, показания дисплея сменятся на [3. r.C.A. 0] или [4 M.E.H. 0].</p> <p>Если в процессе ввода нажать кнопку <b>Print</b>, весы вернуться к предыдущему значению погрешности.</p>
<p>6 Использование погрешности.</p> 	<p>Для использования введенной погрешности установите [4 M.E.H. ].</p>

### ☆ Важные моменты ☆

При использовании нескольких гирь одновременно, вводите их суммарную погрешность.

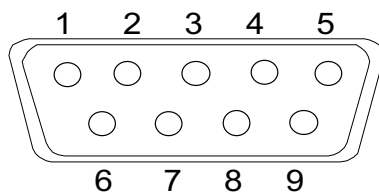
Величина вводимой погрешности не должна превышать  $\pm 100.00$  мг. Если погрешность превышает введенное значение, на дисплее появится сообщение [r – Err].

## 12 Ввод/вывод данных

### 12.1 RS232C

#### 12.1.1 Номера контактов и их описание

Номер контакта	Сигнал	Вход/Выход	Описание
1	-	-	-
2	RXD	Ввод	Прием данных
3	TXD	Вывод	Передача данных
4	DTR	Вывод	Высокий уровень (при включении весов)
5	GND	-	Сигнальная земля
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-



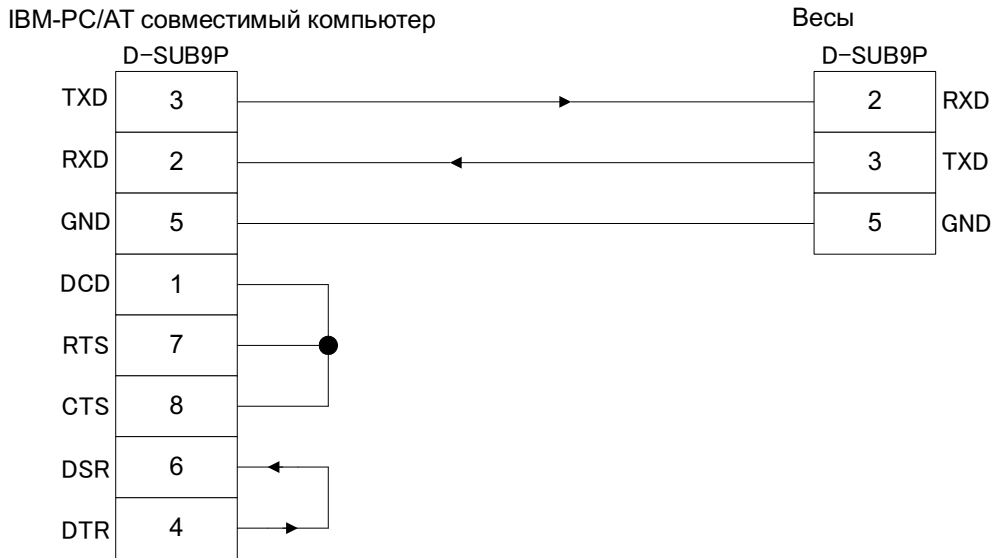
D-SUB9P разъем

#### **Внимание:**

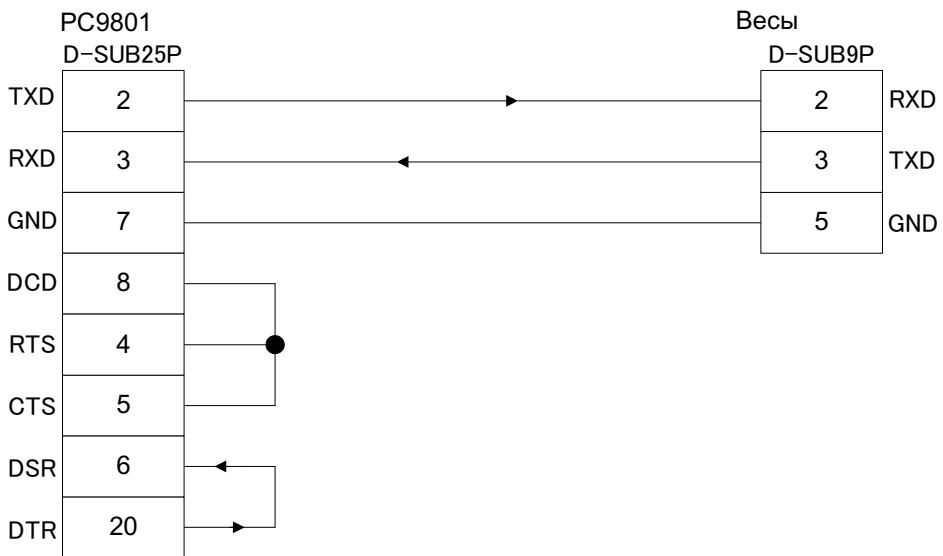
Перед присоединением разъема удостоверьтесь, что питание весов отключено.

## 12.1.2 Подключение весов к персональному компьютеру

### ■■■ Пример подключения к IBM-PC/AT-совместимому компьютеру ■■■

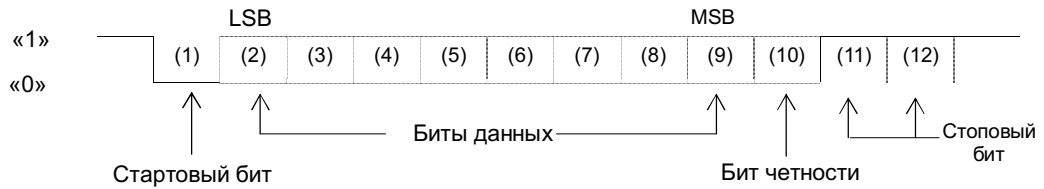


### ■■■ Пример подключения к PC9801 ■■■



### 12.1.3 Описание интерфейса

- (1) Передающая система Последовательная передача со стартстопной синхронизацией.
- (2) Скорость передачи 1200/2400/4800/9600/19200 бит/сек
- (3) Кодировка ASCII коды (8/7 бит)
- (4) Уровень сигнала Совместимый с EIA RS-232C.  
Высокий уровень (логический «0») +5 – +15 V  
Низкий уровень (логическая «1») -5 – -15 V
- (5) Число бит  
Стартовый бит 1 бит  
Биты данных 8/7 бит  
(7 бит используются для 7-значного формата)  
Бит четности 0/1 бит  
Стоповый бит 2/1 бит  
(1 бит используется для 7-значного формата.)
- (6) Бит четности Нет/Нечетный/Четный

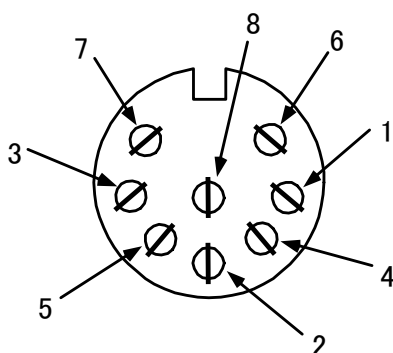


## 12.2 Вывод данных на периферийные устройства

Весы работают со стандартными периферийными устройствами производства Shinko Denshi.

### 12.2.1 Номера контактов и их описание

Номер контакта	Сигнал	Вход/Выход	Описание
1	EXT.TARE	Входной	Учет тары *2
2	-	-	-
3	-	-	-
4	TXD	Выходной	Передача данных
5	GND	-	Сигнальная земля
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-



Разъем DIN8P для подключения периферийных устройств

- \*1 Для подключения периферийных устройств используйте разъем, входящий в комплект поставки весов.
- \*2 Вы можете учесть вес тары или установить ноль с внешнего устройства путем соединения контактов или установкой транзисторного переключателя между контактами 1 и 5.

### **Внимание:**

Перед присоединением разъема удостоверьтесь, что питание весов отключено.

## 12.3 Виды команд и данных

- |                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (1) Выходные данные | Данные, такие как вес, которые могут быть отправлены на внешнее устройство |
| (2) Команды         | Команды, посылаемые весам с внешнего устройства                            |
| (3) Ответ           | Ответ на команду, который приходит от весов на внешнее устройство          |

### Внимание:

1. Все выше обозначенные данные могут быть переданы через интерфейс RS232.
2. Только выходные данные (1) могут быть использованы внешним устройством.

## 12.4 Вывод данных

Выбор одного из трех форматов осуществляется в настройках Функции 1:

### 12.4.1 Формат данных

#### (1) 6-значный формат

Состоит из 14 символов, включая терминатор (CR=0DH, LF=0AH).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	U1	U2	S1	S2	CR	LF

#### (2) 7-значный формат

Состоит из 15 символов, включая терминатор (CR=0DH, LF=0AH). Бит четности может быть добавлен.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	U1	U2	S1	S2	CR	LF

#### (3) Расширенный 7-значный формат

Состоит из 15 символов, включая терминатор (CR, LF). Бит четности может быть добавлен.

Это расширенная версия стандартного 7-значного формата. Отличие заключается в следующем:

- длина данных может быть как 7, так и 8 бит
- длина стопового бита может быть как 1 бит, так и 2 бита

При использовании для печати японского языка ( [E 3. P.F.] в Функции 1), длина данных составляет 8 бит.

**(4) 6-значный формат с дополнительным делением шкалы.**

Состоит из 15 символов, включая терминатор (CR=0DH, LF=0AH). Символ “/” располагается перед дополнительным делением шкалы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	U1	U2	S1	S2	CR	LF	

**(5) 7-значный формат с дополнительным делением шкалы.**

Состоит из 16 символов, включая терминатор (CR=0DH, LF=0AH). Бит четности может быть добавлен. Символ “/” располагается перед дополнительным делением шкалы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	U1	U2	S1	S2	CR	LF

**((6) Расширенный 7-значный формат с дополнительным делением шкалы.**

Состоит из 16 символов, включая терминатор (CR=0DH, LF=0AH). Бит четности может быть добавлен. Символ “/” располагается перед дополнительным делением шкалы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	U1	U2	S1	S2	CR	LF

**12.4.2 Полярность (P1: 1 символ)**

P1	Код	Описание
+	2BH	Данные положительные или 0.
-	2DH	Данные отрицательные.

### 12.4.3 Цифровые данные

6-значный формат:	(D1-D7: 7 символов)
7-значный формат:	(D1-D8: 8 символов)
Расширенный 7-значный формат:	(D1-D8: 8 символов)
6-значный формат с дополнительным делением:	(D1-D7: 7 символов)
7-значный формат с дополнительным делением:	(D1-D8: 8 символов)
Расширенный 7-значный формат с дополнительным делением:	(D1-D8: 8 символов)

D1 – D7, D8, D9	Код	Описание
0 – 9	30H – 39H	Цифры 0 – 9
•	2EH	* Разделительная точка * Может быть пропущена, если данные представляют целое число.
SP (space)	20H	* Ведущий пробел * Если данные не содержат разделительной точки, пробел передается после последней значащей цифры *1.
/	2FH	Символ вставляется перед значением дополнительного деления шкалы.

\*1 Согласно заводским установкам цифровое значение начинается с 0 (30H). Вместо 0 можно использовать пробел (20H), изменив предварительно настройки.

\* При использовании двойного диапазона, SP передается в последнем разряде, который соответствует выделенной цифре на дисплее.

### 12.4.4 Единицы (U1, U2: 2 символа)

\* ASCII коды.

U1	U2	Код		Название	Отображение
(SP)	G	20H	47H	граммы	g
K	G	4BH	47H	килограммы	kg
C	T	43H	54H	караты	ct
P	C	50H	43H	штуки	Pcs
(SP)	%	50H	25H	проценты	%
(SP)	#	20H	23H	коэффициент	#
M	O	4DH	4FH	момм	mom

### 12.4.5 Результат сравнения при использовании компаратора (S1: 1 символ)

S1	Code	Description	
L	4CH	Мало (LO)	1 или 2 точки
G	47H	Нормально (OK)	
H	48H	Много (HI)	
1	31H	Разряд 1	3 или 4 точки
2	32H	Разряд 2	
3	33H	Разряд 3	
4	34H	Разряд 4	
5	35H	Разряд 5	
T	54H	Суммарное значение	Тип данных
U	55H	Штучный вес	
(SP)	20H	Нет данных	
d	64H	Вес брутто	

### 12.4.6 Статус (S2:1 символ)

S2	Код	Описание
S	53H	Данные стабильны *
U	55H	Данные нестабильны *
E	45H	Ошибка передачи данных ([ o - Err ], [ u - Err ])
(SP)	20H	Не определено

\* Данные, не зависящие от стабильности показаний (например, суммарный вес, штучный вес), передаются символом S или U.

### 12.4.7 Вывод дополнительных данных (кроме веса)

#### (1) Вывод интервала

##### Верхний колонтитул

- 15 символов.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### Нижний колонтитул

Вставляются две линии.

#### (2) Вывод времени

Если разрешен вывод времени, то оно выводится одной строкой выше данных.

1	2	3	4	5	6	7	8
h	h	:	m	m	:	s	s

\* hh: часы (00-23), mm: минуты (00-59), ss: секунды (00-59)

## 12.5 Команды

Весы поддерживают следующие 7 команд:

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| (1) Учет тары                    | (2) Установка вывода данных |
| (3) Установка режима взвешивания | (4) Запрос вывода данных    |
| (5) Запрос вывода времени        | (6) Установка интервала     |
| (7) Калибровка                   |                             |

### 12.5.1 Процедура передачи

- (1) Отправьте команду с внешнего устройства.

Двусторонняя система передачи данных позволяет отправлять команды независимо от передачи данных весами.

- (2) После выполнения полученной команды весы отправляют ответ о ее выполнении или запрашиваемые данные. Если выполнение команды невозможно, или получена неверная команда, весы отправляют сообщение об ошибке.

Обычно отправка ответа происходит в течение одной секунды после получения команды.

Между тем, если весы получают команду учесть вес тары в процессе настройки функции учета тары или в момент стабилизации ноля, ответ может занять более длительное время.

Если весы получают команду в момент настройки какой-либо функции, калибровки или другой операции, ответ отправляется после выполнения операции.

- (3) После отправления команды на весы не отправляйте следующую команду, не дождавшись ответа на предыдущую.

## 12.5.2 Ответ

Формата ответа можно выбрать в настройках Функции 1.

### (1) A00/Exx формат

Состоит из 5 символов, включая терминатор (CR, LF).

1	2	3	4	5
A1	A2	A3	CR	LF

#### Типы ответа

A1	A2	A3	Код			Значение
A	0	0	41H	30H	30H	Команда выполнена
E	0	1	45H	30H	31H	* Ошибка команды (получена неверная команда)
E	0 - 9	0 - 9	45H	30H ▪ 39H	30H ▪ 39H	* Ошибка формата * Обработка данных прервана * Обработка данных завершена неверно * Другие ошибки

### (2) ACK/NAK формат

Состоит из 1 символа (Не включает терминатор).

1
A1

#### Типы ответа

A1	Код	Значение
ACK	06H	Команда выполнена
NAK	15H	* Ошибка команды (получена неверная команда) * Ошибка формата * Обработка данных прервана * Обработка данных завершена неверно * Другие ошибки

\* Следующие описания и таблицы предполагают, что выбран формат A00/Exx.

A00 обозначается как ACK, E00 – как NAK.

### 12.5.3 Формат команд

#### (1) Команда учета тары (установки ноля)

C1	C2	Код		Описание	Значение	Ответ
T	(SP)	54H	20H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Учет тары</li> <li>Установк а ноля</li> </ul>	None	A00: Команда выполнена E01: Ошибка команды E04: Установка ноля или учет тары не могут быть выполнены

#### (2) Контроль передачи данных

C1	C2	Код		Описание	
0	0	4FH	30H	Остановить передачу	A00: Успешная операция E01: Ошибка команды E02: Ошибка интервала (OA или OB)
0	1	4FH	31H	Передавать непрерывно все время	
0	2	4FH	32H	Передавать непрерывно при стабильных показаниях (прекращение передачи при нестабильных показаниях)	
0	3	4FH	33H	Передать однократно после нажатия кнопки <b>Print</b> (при стабильных и нестабильных показаниях).	
0	4	4FH	34H	Передать однократно при стабильных показаниях. Передавать после прохождения через 0.	
0	5	4FH	35H	Передать однократно при стабильных показаниях. Остановить передачу при дестабилизации. Передать однократно после повторной стабилизации ( в том числе нулевые показания).	
0	6	4FH	36H	Передавать однократно при стабильных показаниях. Передавать непрерывно нестабильные показания.	
0	7	4FH	37H	Передать однократно после нажатия кнопки <b>Print</b> при стабильных показаниях.	
0	8	4FH	38H	Передать однократно немедленно.	
0	9	4FH	39H	Передать однократно после стабилизации.	
0	A	4FH	41H	Интервальная функция (Передавать однократно через установленный интервал)	
0	B	4FH	42H	Интервальная функция (Передавать однократно стабильные показания через установленный интервал)	

\* Команды от 00 до 07 соответствуют настройкам Функции 1.

\* Команды 08 и 09 используются для запроса данных от весов.

\* Команды от 00 до 07, 0A и 0B выполняются, пока не получена новая команда. Однако, после выключения/включения весов установки возвращаются к настройкам Функции 1.

\* После получения команды 0A или 0B, весы активируют интервальную функцию. Повторная отправка той же команды деактивирует интервальную функцию.

## 12.5.4 Команда установки режима

Тело команды				Описание	Значение	Ответ
1-ый символ	2-ой символ	Код				
M	1	4DH	31H	Режим 1	Нет	A00: Успешная операция
M	2	4DH	32H	Режим 2		E01: Ошибка команды
M	3	4DH	33H	Режим 3		E02: (ошибка)
M	4	4DH	34H	Режим 4		

\* Режим измерения зависит от комбинации режима взвешивания и выбранного режима (режим 1, 2, 3 или 4).

Описание	Простое взвешивание	Счетный режим	Процентный режим
Режим 1	Взвешивание	Взвешивание	Взвешивание
Режим 2	Вес брутто	Количество	Процент
Режим 3	Общий вес *1	Суммарное количество *1	Суммарный процент *1
Режим 4	Единицы В *2	Средний вес	(Ошибка)

\*1 Режим 3 (M3) может быть использован, если включен режим суммирования. Если режим суммирования отключен, весы отправят сообщение об ошибке.

\*2 Если единица В не установлена, весы входят в режим простого взвешивания. Если выбирается режим, который не поддерживается, весы отправляют сообщение об ошибке.

## 12.5.5 Команды запроса даты и времени

Тело команды				Описание	Значение	Ответ
1-ый символ	2-ой символ	Код				
D	D	44H	44H	Запрос даты	Нет	A00: Успешная операция
D	T	44H	54H	Запрос времени		E01: Ошибка команды

(1) Формат даты \*2

DATE:yyyy.mm.dd(CR)(LF)

Английский язык

ヒツ^ ㄥ:yyyy.mm.dd(CR)(LF)

Японский язык (Катакана)

(2) Формат времени

TIME:(SP)(SP)(SP)(SP)(SP)hh:mm(CR)(LF)

Английский язык

シ^ ㄥ:(SP)(SP)(SP)(SP)(SP)hh:mm(CR)(LF)

Японский язык (Катакана)

\*1 Вы можете установить английский или японский языки для печати в настройках Функции 1 [E 3. P.F.].

\*2 Формат даты зависит от настроек Функции 1 [F. dAtE].

### 12.5.6 Установка интервалов

Тело команды				Описание	Значение	Ответ
1-ый символ	2-ой символ	Код				
I	A	49H	41H	Установка интервала	Время интервала	A00: Успешная операция E01: Ошибка команды E02: Ошибка интервала

\* При вводе интервала команда, часы, минуты и секунды отделяются символом ";", например: IA, hh, mm, ss.

### 12.5.7 Команда калибровки

Тело команды				Описание	Значение	Ответ
1-ый символ	2-ой символ	Код				
C	0	43H	30H	Отключить калибровку. *1	Нет	A00: Успешная операция E01: Ошибка команды E02: Операция невозможна E03: Отмена операции E04: Неудачная операция
C	3	43H	33H	Калибровка внешней гирей		
C	4	43H	34H	Тест внешней гирей		

\* Весы отправляют на команду ответ только после выполнения операции.

\* Если кнопка Cal отключена в настройках Функции 1 [7. CA.], команда калибровки/теста не работает.

\* После выключения/включения весов восстанавливаются параметры, установленные в настройках в Функции 1.

### 12.5.7 Примеры команд

T(SP)(CR)(LF)	Учесть вес тары или установить 0.
O1(CR)(LF)	Установить непрерывную передачу.
O8(CR)(LF)	Однократная передача данных немедленно.
IA,01,30,00(CR)(LF)	Установить интервал 01 ч. 30 мин. 00 сек.
OA(CR)(LF)	Старт интервальной функции.
DD(CR)(LF)	Передать дату.
DT(CR)(LF)	Передать время.

## 13 Использование принтера



### 13.1 Установка принтера

- (1) Используйте принтеры марки ViBRA серии CSP-160 или CSP-240.
- (2) Настройте параметры печати на весах согласно руководству пользователя.
- (3) Установите скорость передачи данных и другие настройки для совместимости принтера и весов.

### 13.2 Сохранение результатов калибровки или теста

<p>1 Настройка Функции 1.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">E GLP I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">E l out I</div> </div>	<p>Установите совместимость с ISO/GLP/GMP [E GLP I] и разрешите вывод данных через GLP [E l. out I] в настройках Функции 1.</p>
<p>2 Выполнение калибровки или теста.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">buSY →</div>	<p>В течение передачи отображается сообщение [buSY →]. Подождите, пока операция не закончится.</p>

### 13.3 Передача результатов через ISO/GLP/GMP-интерфейс

<p>1 Настройка Функции 1.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">E GLP I</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">E 2 od I</div> </div>	<p>Установите ISO/GLP/GMP-совместимый интерфейс [E GLP I] и разрешите вывод результатов взвешивания через GLP [E 2. od I].</p>
<p>2 Передача верхнего колонтитула</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-left: 20px;">HEAD →</div> </div>	<p>Нажмите и удерживайте некоторое время кнопку <b>Print</b>. На дисплее появится сообщение [HEAD], и начнется передача верхнего колонтитула.</p>
<p>3 Передача данных</p>	<p>Данные могут отправляться в любое во время взвешивания.</p>
<p>4 Передача нижнего колонтитула</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-left: 20px;">Foot →</div> </div>	<p>Нажмите и удерживайте некоторое время кнопку <b>Print</b> после взвешивания. На дисплее появится сообщение [Foot], и начнется передача нижнего колонтитула.</p>

#### Внимание

- (1) Вместе с результатами калибровки или теста можно также выводить на печать дату и время. Перед печатью проверьте правильность установки даты и времени. (См. Главу 10: Установка даты и времени.)
  - (2) Не нажимайте кнопки на принтере во время печати данных.
- \* Смотрите также Главу 14 "Передача через ISO/GLP/GMP-интерфейс".

# 14 Передача через ISO/GLP/GMP-интерфейс

Результата калибровки или теста могут быть выведены на печать. В случае неудачной калибровки данные не печатаются. X в таблицах ниже обозначает некое значение.

## (1) Калибровка внешней гирей

Английский язык

1															
2	*	*	C	A	L	I	B	R	A	T	I	O	N	*	*
3															
4	D	A	T	E	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6
5	T	I	M	E	:						1	6	:	5	6
6	S	H	I	N	K	O		D	E	N	S	H	I		
7	T	Y	P	E	:										
8	X	X	X	X	X	H	I	R	-	4	2	0	0	C	E
9	S	/	N	:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	I	D	:					X	X	X	X	X	X	X	X
11															
12	C	A	L	.	E	X	T	E	R	N	A	L			
13	R	E	F	:											
14			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		g
15															
16	C	O	M	P	L	E	T	E							
17	D	A	T	E	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6
18	T	I	M	E	:						1	6	:	5	6
19															
20	S	I	G	N	A	T	U	R	E						
21															
22															
23															
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25															
26															
27															
28															

Японский язык (Катакана)

1																
2	*	*	*					コ	ウ	セ	イ			*	*	*
3																
4	ヒ	ツ	"	ケ	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6	
5	シ	"	コ	ク	:						1	6	:	5	6	
6	S	H	I	N	K	O		D	E	N	S	H	I			
7	カ	タ	シ	キ	:											
8	X	X	X	X	X	H	I	R	-	4	2	0	0	C	E	
9	セ	イ	ハ	"	ン	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	I	D	:					X	X	X	X	X	X	X	X	
11																
12	コ	ウ	セ	イ	(	カ	"	イ	フ	"	フ	ン	ト	"	ウ	
13	キ	シ	"	ユ	ン	:										
14			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		g	
15																
16	シ	ユ	ウ	リ	ヨ	ウ										
17	ヒ	ツ	"	ケ	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6	
18	シ	"	コ	ク	:						1	6	:	5	7	
19																
20	シ	ヨ	メ	イ												
21																
22																
23																
24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
25																
26																
27																
28																

## (2) Тест внешней гирей

Английский язык

1															
2	*	*	C	A	L	.	T	E	S	T	*	*	*	*	*
3															
4	D	A	T	E	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6
5	T	I	M	E	:						1	6	:	5	6
6	S	H	I	N	K	O		D	E	N	S	H	I		
7	T	Y	P	E	:										
8	X	X	X	X	X	H	I	R	-	4	2	0	0	C	E
9	S	/	N	:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	I	D	:					X	X	X	X	X	X	X	X
11															
12	C	A	L	.	E	X	T	.	T	E	S	T			
13	R	E	F	:											
14			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		g
15	D	I	F	F	:										
16			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		g
17															
18	C	O	M	P	L	E	T	E							
19	D	A	T	E	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6
20	T	I	M	E	:						1	6	:	5	7
21															
22	S	I	G	N	A	T	U	R	E						
23															
24															
25															
26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27															
28															
29															
30															

Японский язык (Катакана)

1																
2	*	*	*					テ	ス	ト				*	*	*
3																
4	ヒ	ツ	"	ケ	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6	
5	シ	"	コ	ク	:						1	6	:	5	6	
6	S	H	I	N	K	O		D	E	N	S	H	I			
7	カ	タ	シ	キ	:											
8	X	X	X	X	X	H	I	R	-	4	2	0	0	C	E	
9	セ	イ	ハ	"	ン	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	I	D	:					X	X	X	X	X	X	X	X	
11																
12	テ	ス	ト	(	カ	"	イ	フ	"	フ	ン	ト	"	ウ	)	
13	キ	シ	"	ユ	ン	:										
14			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		g	
15	コ	"	サ	:												
16			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		g	
17																
18	シ	ユ	ウ	リ	ヨ	ウ										
19	ヒ	ツ	"	ケ	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6	
20	シ	"	コ	ク	:						1	6	:	5	7	
21																
22	シ	ヨ	メ	イ												
23																
24																
25																
26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
27																
28																
29																
30																

(3) Печать результатов взвешивания

1) Верхний колонтитул

Английский язык

1															
2		S	H	I	N	K	O		D	E	N	S	H	I	
3		T	Y	P	E	:									
4	X	X	X	X	X	H	J	R	-	4	2	0	0	C	E
5	S	/	N	:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	I	D	:							X	X	X	X	X	X
7															
8		S	T	A	R	T									
9	D	A	T	E	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6
10	T	I	M	E	:						1	6	.	5	5
11															

Японский язык (Катакана)

1																
2		S	H	I	N	K	O		D	E	N	S	H	I		
3		カ	タ	シ	キ	:										
4	X	X	X	X	X	H	J	R	-	4	2	0	0	C	E	
5	セ	イ	ハ	"	ン	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	I	D	:								X	X	X	X	X	
7																
8		カ	イ	シ												
9	ヒ	ツ	"	ケ	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6	
10	シ	"	コ	ク	:							1	6	.	5	5
11																

2) Нижний колонтитул

Английский язык

1															
2	E	N	D												
3	D	A	T	E	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6
4	T	I	M	E	:						1	6	.	5	6
5															
6	S	I	G	N	A	T	U	R	E						
7															
8															
9															
10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11															
12															
13															
14															

Японский язык (Катакана)

1																
2	シ	ユ	ウ	リ	ヨ	ウ										
3	ヒ	ツ	"	ケ	:	2	0	0	3	.	0	6	.	2	6	
4	シ	"	コ	ク	:							1	6	.	5	6
5																
6	シ	ヨ	メ	イ												
7																
8																
9																
10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11																
12																
13																
14																

## 15 Использование питания от батареи




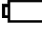
---

Функция доступна, если весы оснащены аккумуляторной батареей (опция).

### 15.1 Характеристики

- Встроенная аккумуляторная батарея
- Время зарядки: около 15 часов
- Время использования: около 6 часов непрерывно
- Количество циклов: не менее 300

### 15.2 Зарядка батареи

При использовании питания от батареи на дисплее весов появляется символ [  ]. По мере разрядки батареи символ меняется от [  ] до [  ]. Когда символ [  ] начинает мигать, необходимо зарядить батарею.

- (1) Подключите адаптер к весам.
- (2) Включите весы.
- (3) Подождите около 15 часов до полной зарядки батареи.

### 15.3 Меры предосторожности


1. Отсоедините адаптер после зарядки батареи. Продолжение зарядки батареи в состоянии полного заряда сокращает срок ее эксплуатации.
2. При использовании весов первый раз после приобретения, время работы батареи может быть меньше заявленного.
3. Если ничего не отображается на дисплее, дисплей выключается примерно через минуту после включения весов или выключается с характерным звуком, то это может означать, что необходимо зарядить батарею или использовать питание через адаптер.



**Внимание** Следуйте следующим инструкциям:

1. Не разбирайте и не изменяйте конструкцию батареи. Соблюдайте полярность батареи
2. Убедитесь, что используется адаптер, поставляемый вместе с весами. Использование другого адаптера может привести к перегреву батареи.
3. Во избежание воспламенения не кладите батарею на горячую поверхность или рядом с источниками тепла.

## 16 Неисправности

Неисправность	Возможные причины	Пути устранения
На дисплее ничего не отображается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Адаптер не подключен.</li> <li>• Батареи разряжены.</li> </ul>	<p>→ Убедитесь, что адаптер присоединен.</p> <p>→ Зарядите батареи .</p>
Показания нестабильны.  Вес стабилизируется слишком долго.  На дисплее мигает символ [M].	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Весы подвергаются внешнему воздействию (вибрация, ветер и т.д.).</li> <li>• Весы установлены на нестабильной поверхности.</li> <li>• Платформа, тара или груз контактируют с посторонним предметом</li> </ul>	<p>→ Ознакомьтесь с Мерами предосторожности.</p>
Вес показывается с ошибкой.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильно учтен вес тары.</li> <li>• Не выставлен уровень весов.</li> <li>• Весы не использовались длительное время или были перемещены .</li> </ul>	<p>→ Повторите операцию учета тары.</p> <p>→ Проверьте горизонтальность установки весов .</p> <p>→ Откалибруйте весы.</p>
Появляется сообщение [ <i>o – Err</i> ] до достижения наибольшего предела взвешивания.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вес брутто превышает НПВ весов (вес брутто = тара + вес образца).</li> <li>• Механическая часть весов повреждена.</li> </ul>	<p>→ Проверьте вес брутто.</p> <p>→ Учтите вес тары снова.</p> <p>→ Обратитесь в сервисный центр.</p>
Появляется сообщение [ <i>u – Err</i> ].	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Между платформой и весами попал посторонний предмет.</li> <li>• Механическая часть повреждена.</li> </ul>	<p>→ Снимите платформу и осмотрите поверхность весов.</p> <p>→ Обратитесь в сервисный центр.</p>
Появляется сообщение [ <i>C – Err</i> ] .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внутренние часы повреждены.</li> </ul>	<p>→ Обратитесь в сервисный центр.</p>
Появляется сообщение [ <i>b – Err</i> ]. Появляется сообщение [ <i>d – Err</i> ] .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Весы подвергаются воздействию статического электричества.</li> <li>• Электронная часть весов повреждена.</li> </ul>	<p>→ Обратитесь в сервисный центр.</p>
Дисплей отключается при использовании питания от батареи. Мигает символ [  ]. На дисплее ничего не отображается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Срабатывает функция автоматического отключения.</li> <li>• Батареи разряжены.</li> </ul>	<p>→ Включите весы снова. Отключите функцию автоматического отключения.</p> <p>→ Зарядите батареи.</p> <p>→ Используйте питание через адаптер.</p>

# 17 Технические характеристики

## 17.1 Основные Характеристики

Наименование характеристик	MCII-620	MCII-1100	MCII-2100	MCII-5100	MCII-11K	MCII-21K
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	620	1100	2100	5100	11000	21000
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,1	0,2	0,5	1	2	5
Дискретность отсчёта (d), г	0,001	0,002	0,005	0,01	0,02	0,05
Цена поверочного деления (e), г	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1
Число поверочных делений (n)	62000	110000	210000	51000	110000	210000
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке и в эксплуатации, ±мг	4	8	20	40	80	200
Среднеквадратическое отклонение (СКО), мг, не более	1	2	5	10	20	50
Класс точности по ГОСТ 24104-01	Специальный (I)	-		Специальный (I)	-	
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ	0...100					
Диапазон рабочих температур, °С	от плюс 10 до плюс 30					
Параметры адаптера сетевого питания: -напряжение на входе, В -частота, Гц -потребляемая мощность, ВА, не более	187...242 49...51 1					
Средний полный срок службы, лет	10					
Масса, кг	3,5		4			8,5
Размеры платформы, мм	120×140		160×180			220×250

## 17.2 Масса и класс точности поверяемых (калибруемых) гирь

Класс точности гирь	Номинальные значения массы гирь для модификаций весов					
	МСИИ-620	МСИИ -1100	МСИИ -2100	МСИИ -5100	МСИИ -11К	МСИИ -21К
F2	500 г	1 кг	2 кг	5 кг	10 кг	20 кг
M1	100 г	200 г	500 г	1 кг	2 кг	5 кг
	200 г	500 г	1 кг	2 кг	5 кг	10 кг
	500 г	1 кг	2 кг	5 кг	10 кг	20 кг
M2	100 г	200 г	500 г	1 кг	2 кг	5 кг
	200 г	500 г	1 кг	2 кг	5 кг	10 кг
	500 г	1 кг	2 кг	5 кг	10 кг	20 кг

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»



В.Н. Яншин

«30» декабря 2009 г.

**Весы-компараторы МСII  
фирмы "Shinko Denshi Co., Ltd.", Япония**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

Москва 2009 г.

Настоящая методика поверки распространяется на весы-компараторы МСII фирмы "Shinko Denshi Co., Ltd.", Япония, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Межповерочный интервал - 1 год.

## 1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства измерений с характеристиками, указанными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Средства поверки и их технические характеристики
1. Внешний осмотр	4.1	
2. Опробование	4.2	
3. Определение погрешности взвешивания	4.3	Гири класса точности E2 по ГОСТ 7328-2001.
4. Определение независимости показаний весов-компараторов от положения груза на грузоприемной платформе	4.4	
5. Определение среднего квадратического отклонения показаний весов-компараторов (СКО)	5	Номинальная масса гирь и класс точности выбирается по таблице 2

1.2 Значения СКО показаний весов-компараторов и номинальные значения массы гирь, применяемых для определения СКО, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение модификации весов-компаратора	Наибольшая допустимая нагрузка, г	Дискретность, г	Допускаемое значение СКО, мг, не более	Номинальное значение массы и класс точности гирь, применяемых при поверке
МСII-620	620	0,001	1	500 г E2
МСII-1100	1100	0,002	2	1 кг E2
МСII-2100	2100	0,005	5	2 кг E2
МСII-5100	5100	0,01	10	5 кг E2
МСII-11К	11000	0,02	20	10 кг E2
МСII-21К	21000	0,05	50	20 кг E2

## **2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

- при включении весов-компараторов в сеть запрещается снимать кожух и вести ремонтные и пуско-наладочные работы;
- поверка весов-компараторов со снятым кожухом запрещается.

## **3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ**

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура воздуха в помещении должна быть  $(20 \pm 5)$  °С;
- относительная влажность воздуха в помещении от 30 до 80 %;
- изменение температуры воздуха в помещении в течение 1 часа не должно превышать 0,5 °С;
- весы-компараторы не следует устанавливать вблизи отопительных систем и окон, не защищенных теплоизоляцией;
- весы-компараторы должны быть установлены на прочных лабораторных столах;
- время выдержки распакованных весов-компараторов в лабораторном помещении перед началом поверки должно быть не менее 12 часов;
- перед проведением поверки весов-компараторов должны быть включены в сеть и выдержаны во включенном состоянии согласно времени, указанному в руководстве по эксплуатации;
- перед проведением поверки весов-компараторов должны быть установлены по уровню.

## **4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ**

### **4.1. Внешний осмотр**

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие весов-компараторов следующим требованиям:

- обеспечение сохранности надписей и лакокрасочных покрытий;
- наличие маркировки и комплектующих изделий согласно комплекту поставки;
- отсутствие видимых повреждений сборочных единиц, электромонтажа, целостность соединительных кабелей.

### **4.2. Опробование**

4.2.1. Подключить весы-компараторы к сети питания. Включить весы-компараторы. На табло устанавливаются нулевые показания. Изображение цифр и символов на дисплее должно быть четким.

4.2.2. Выполнить калибровку весов-компараторов в соответствии с Руководством по эксплуатации.

### **4.3. Определение погрешности взвешивания**

Погрешность взвешивания весов-компараторов определяют при нагружении весов-компараторов поочередно гирями, номинальное значение массы которых указано в Приложении 2, в следующей последовательности:

- а) установить нулевые показания весов-компараторов на табло;
- б) поместить гирию в центр грузоприемной платформы весов-компараторов;
- в) снять показания весов-компараторов после их стабилизации;
- г) снять гирию с чашки, дождаться установления показаний;
- д) выполнить операции по п. п. а) -г) для следующих нагрузок.

Погрешность взвешивания следует определять, как разность между показаниями весов-компараторов и действительным значением массы эталонных гирь, помещенных на чашку весов-компараторов по формуле:

$$\Delta_f = L_{pi} - r_i \quad (1)$$

где  $L_{pi}$  - показание весов-компараторов,

$r_i$  - действительное значение массы эталонных гирь, помещенных на чашку весов-компараторов.

Погрешность взвешивания не должна превышать допустимых значений погрешности, указанных в Приложении 1.

4.4 Определение независимости показаний весов от положения груза на чашке.

Независимость показаний весов-компараторов от положения груза на чашке определяют гирями, номинальное значение массы которых указано в Приложении 2. Устанавливают нулевые показания на табло и помещают гирю (гири) в центр грузоприемной платформы, а затем поочередно на каждую четверть грузоприемной платформы, при этом гиря (гири) не должна выходить за пределы контура чашки. При каждом положении гири (гирь) на чашке снимают показание весов-компараторов. Операцию поверки проводят дважды.

Погрешность взвешивания определяют как наибольшую разность между показаниями весов-компараторов при смещенном от центра положении гири (гирь) на чашке и показанием весов-компараторов в при центральном положении гири (гирь) по формуле:

$$\Delta_p = L_i - L_1 \quad (2)$$

где  $L_i$  - показание весов-компараторов при смещенном от центра положении гири (гирь),

$L_1$  - показание весов-компараторов при центральном положении гири (гирь).

Погрешность взвешивания не должна превышать допустимых значений погрешности, указанных в Приложении 1.

5. Определение среднего квадратического отклонения показаний весов-компараторов.

5.1 СКО показаний весов-компараторов определяют гирями, номинальное значение массы и класс точности которых указан в таблице 2, в следующей последовательности:

- установить нулевые показания нажатием клавиши Zero/Tare;

поместить в центр чашки весов-компараторов гирю (гири) указанную в таблице 2 для данных весов-компараторов

- после стабилизации показаний, обнулить показания нажатием клавиши Zero/Tare;

- снять гирю и через 3-5 секунд снова поставить в центр чашки;

- после стабилизации показаний по истечении оптимального времени для считывания результата (выбирается из Руководства по эксплуатации весов-компараторов), снять показание;

- продолжать снимать показания, нагружая и разгружая весы-компараторы через равные промежутки времени, по схеме АВА (в качестве эталонной гири А и поверяемой гири В используется одна и та же нагрузка). Количество циклов сличений АВА n=10.

Вычислить значение первых разностей по формулам:  $(B_1-A_1)$ ;  $(B_1-A_2)$ ; .....  $(B_i-A_i)$ ;  $(B_i-A_{i+1})$

где  $i=1 \dots 10$

Вычислить вторые разности  $x_i$  по формулам

$$x_1 = \frac{(B_1 - A_1) + (B_1 - A_2)}{2}; \quad x_2 = \frac{(B_2 - A_2) + (B_2 - A_3)}{2}; \quad x_{10} = \frac{(B_{10} - A_{10}) + (B_{10} - A_9)}{2} \quad (3)$$

5.2 Вычислить среднее арифметическое значение из 10 разностей  $x_n$  по формуле

$$\bar{x}_n = \frac{\sum_{n=1}^{10} x_n}{10} \quad (4)$$

5.3 Вычислить СКО по формуле:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{10} (x_n - \bar{x}_n)^2}{9}} \quad (5)$$

5.4 СКО показаний весов-компараторов не должно превышать значения, указанного в таблице 2.

## 6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке установленной формы.

6.2 В случае отрицательных результатов поверки весы-компараторы к применению не допускают, на них выдают извещение о непригодности с указанием причины.

Начальник лаборатории  
ФГУП «ВНИИМС»



А.Е. Рачковский

Приложение 1. Основные технические характеристики

Наименование характеристик	МСП-620	МСП-1100	МСП-2100	МСП-5100	МСП-11К	МСП-21К
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	620	1100	2100	5100	11000	21000
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,1	0,2	0,5	1	2	5
Дискретность отсчёта (d), г	0,001	0,002	0,005	0,01	0,02	0,05
Цена поверочного деления (e), г	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1
Число поверочных делений (n)	62000	110000	210000	51000	110000	210000
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке и в эксплуатации, ±мг	4	8	20	40	80	200
Среднеквадратическое отклонение (СКО), мг, не более	1	2	5	10	20	50
Класс точности по ГОСТ 24104-01	Специальный (I)	-	-	Специальный (I)	-	-
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ	0...100					
Диапазон рабочих температур, °С	от плюс 10 до плюс 30					
Параметры адаптера сетевого питания:						
- напряжение на входе, В	187...242					
- частота, Гц	49...51					
- потребляемая мощность, ВА, не более	1					
Средний полный срок службы, лет	10					
Масса, кг	3,5		4		8,5	
Размеры платформы, мм	120×140		160×180		220×250	

Приложение 2

Модель весов- компар аторов	Номинальное значение массы гирь для определения:										
	Погрешности взвешивания, г										Независимости показаний весов- компараторов от положения груза на чашке, г
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
МСП- 620	0,1	1	20	50	100	200	300	500	600	620	200
МСП- 1100	0,2	1	50	100	200	300	400	500	1000	1100	300
МСП- 2100	0,5	1	50	100	200	300	500	1000	2000	2100	700
МСП- 5100	1	5	50	500	1000	2000	3000	4000	5000	5100	1500
МСП- 11К	2	100	1000	2000	3000	5000	7000	9000	10000	11000	3000
МСП- 21К	5	100	1000	2000	5000	10000	15000	18000	20000	21000	7000

